



Sigma 3-18KS

a partir del n.º de fábrica 146139



Centrifugadora
refrigerada

Manual del operador

¡Conservar para un uso posterior!

© Copyright by
Sigma Laborzentrifugen GmbH
An der Unteren Söse 50
37520 Osterode am Harz
Alemania

Tel.: +49 (0) 5522 / 5007-0
Fax: +49 (0) 5522 / 5007-12
Internet: www.sigma-zentrifugen.de
E-Mail: info@sigma-zentrifugen.de

1	Información general	9
1.1	Importancia del manual del operador.....	9
1.2	Uso previsto.....	9
1.3	Garantía y responsabilidad.....	9
1.4	Derechos de autor.....	10
1.5	Normas y disposiciones.....	10
1.6	Volumen de suministro.....	10
2	Estructura y modo de funcionamiento	11
2.1	Estructura de la centrifugadora.....	11
2.1.1	Elementos de función y mando.....	11
2.1.2	Placa de características.....	12
2.2	Modo de funcionamiento.....	13
2.2.1	Principio de centrifugado.....	13
2.2.2	Campo de aplicación.....	13
2.2.2.1	Revoluciones, radio, aceleración centrífuga relativa.....	14
2.2.2.2	Densidad.....	14
3	Seguridad	15
3.1	Rotulación del aparato.....	15
3.2	Explicación de los símbolos e indicaciones.....	16
3.3	Responsabilidades del operador.....	17
3.4	Requisitos del personal.....	18
3.5	Indicaciones de seguridad informales.....	19
3.6	Indicaciones de seguridad.....	20
3.6.1	Seguridad eléctrica.....	20
3.6.2	Seguridad mecánica.....	20
3.6.3	Protección contra incendios.....	21
3.6.4	Seguridad química y biológica.....	21
3.6.5	Indicaciones de seguridad relativas al centrifugado.....	22
3.6.6	Resistencia de plásticos.....	22
3.6.7	Seguridad de los rotores y accesorios.....	23
3.6.7.1	Identificación de rotores y accesorios.....	23
3.6.7.2	Vida útil de rotores y accesorios.....	23
3.6.7.3	Vida útil del recubrimiento del rotor Sigma Comfort.....	24
3.7	Dispositivos de seguridad.....	26
3.7.1	Bloqueo de la tapa.....	26
3.7.2	Monitorización de parada.....	26
3.7.3	Control del sistema.....	26
3.7.4	Comprobación del conductor de tierra.....	26
3.7.5	Sistema de vigilancia de desequilibrios.....	26
3.7.6	Control de temperatura.....	26
3.7.7	Control del rotor.....	26
3.8	Comportamiento en caso de peligros y accidentes.....	27
3.9	Riesgos residuales.....	27

Índice

4	Almacenamiento y transporte.....	28
4.1	Dimensiones y peso.....	28
4.2	Condiciones de almacenamiento.....	28
4.3	Indicaciones de transporte.....	28
4.4	Embalaje.....	29
4.5	Seguro de transporte.....	29
5	Instalación y conexión.....	30
5.1	Lugar de instalación.....	30
5.2	Alimentación eléctrica.....	30
5.2.1	Tipo de conexión.....	30
5.2.2	Fusibles en la instalación del cliente.....	31
6	Funcionamiento.....	32
6.1	Primera puesta en marcha.....	32
6.2	Encendido.....	32
6.2.1	Abrir y cerrar la tapa.....	32
6.2.2	Inserción de rotores y accesorios.....	33
6.2.2.1	Inserción de un rotor.....	33
6.2.2.2	Inserción de un rotor angular con tapa hermética.....	34
6.2.2.3	Inserción de accesorios.....	35
6.2.2.4	Adaptador.....	36
6.2.2.5	Recipientes.....	36
6.3	Unidad de control Spincontrol S.....	37
6.3.1	Interfaz de usuario.....	37
6.3.2	Funcionamiento manual.....	38
6.3.2.1	Iniciar un centrifugado.....	38
6.3.2.2	Interrumpir un centrifugado.....	38
6.3.2.3	Interrumpir un proceso de frenado.....	38
6.3.2.4	Selección, indicación y modificación de datos.....	38
6.3.2.5	Menú "Inicio".....	39
6.3.2.6	Menú "Biblioteca de procesos".....	45
6.3.2.7	Menú "Parámetros".....	46
6.3.2.8	Menú "Configuración".....	50
6.3.2.9	Menú "Curva".....	53
6.3.2.10	Menú "Ayuda".....	54
6.3.2.11	Cambio del contraste.....	55
6.3.3	Funcionamiento con programas.....	55
6.3.3.1	Guardar programa.....	56
6.3.3.2	Cargar programa.....	56
6.3.3.3	Ejecutar programa.....	57
6.3.3.4	Eliminar programa.....	57
6.3.3.5	Rotación automática del programa.....	58
6.3.4	Opciones para la introducción y transmisión de datos.....	59
6.4	Apagado.....	59

7	Fallos y localización de errores	60
7.1	Fallos generales	60
7.1.1	Desbloqueo de emergencia de la tapa.....	61
7.2	Tabla de mensajes de error	62
7.3	Contacto en caso de problemas técnicos.....	63
8	Mantenimiento y reparación	64
8.1	Tareas de mantenimiento	64
8.1.1	Centrifugadora.....	64
8.1.1.1	Condensador (solo para centrifugadoras de refrigeración con sistema de refrigeración por aire).....	65
8.1.2	Accesorios	65
8.1.2.1	Accesorios de plástico	66
8.1.3	Rotor, vasos y soportes múltiples	66
8.1.3.1	Pernos de soporte de los rotores oscilantes.....	67
8.1.4	Rotura de vidrio	68
8.2	Esterilización y desinfección de la cámara del rotor y los accesorios	68
8.2.1	Esterilización en autoclave	69
8.3	Tareas de reparación.....	70
8.4	Devolución de componentes defectuosos.....	71
9	Eliminación	73
9.1	Eliminación de la centrifugadora	73
9.2	Eliminación del embalaje	73
10	Datos técnicos	74
10.1	Condiciones ambientales	75
10.2	Documentación técnica.....	75
11	Anexo	76
11.1	Programa de accesorios	76
11.1.1	Radios de los rotores.....	76
11.2	Diagrama de revoluciones-campo gravitatorio	77
11.3	Curvas de aceleración y de frenado.....	78
11.4	Tabla: Vida útil de rotores y accesorios	80
11.5	Tabla de resistencias	81
11.6	Declaración de conformidad CE	85
12	Índice alfabético	87

Índice

1 Información general

1.1 Importancia del manual del operador

El requisito básico para un manejo seguro y un funcionamiento sin fallos de este aparato es el conocimiento de las indicaciones básicas de seguridad y de peligro.

El manual del operador contiene las indicaciones más importantes para un funcionamiento seguro de la centrifugadora.

Todas las personas que trabajen con este aparato deberán tener en cuenta este manual del operador, especialmente las indicaciones de seguridad y de peligro.

Además, se deben tener en cuenta las regulaciones y disposiciones relativas a la prevención de accidentes vigentes en el lugar de utilización.

1.2 Uso previsto

Las centrifugadoras son máquinas de trabajo accionadas por motor en las que por medio de la fuerza centrífuga se separan líquidos de sustancias sólidas, mezclas de líquidos o mezclas de sólidos, y que por consiguiente están previstas para este fin. Cualquier utilización que tenga un objetivo diferente al previsto, así como un uso que vaya más allá de las especificaciones correspondientes, no se considerará como uso correcto. La empresa Sigma Laborzentrifugen GmbH no se responsabiliza de los daños derivados de lo anteriormente dispuesto.

El uso previsto también incluye

- la observación de todas las indicaciones del manual del operador y
- el cumplimiento de las disposiciones de conservación, limpieza y reparación.

1.3 Garantía y responsabilidad

Se aplican nuestros "Términos y condiciones generales", puestos a disposición del operador desde el momento de la celebración del contrato. Queda excluida toda reclamación de garantía y responsabilidad si se debe a una o varias de las causas siguientes:

- uso no previsto,
- no observación de las indicaciones de seguridad y de peligro del manual del operador,
- puesta en marcha, utilización y mantenimiento incorrectos de la centrifugadora.

1 Información general

1.4 Derechos de autor

Los derechos de autor de este manual del operador siguen siendo propiedad de Sigma Laborzentrifugen GmbH.

Este manual del operador solo está destinado al operador y a su personal. Contiene normas e indicaciones y queda prohibida su

- reproducción,
- distribución o
- comunicación por otros medios, ya sea total o parcial.

Las infracciones pueden dar lugar a consecuencias jurídico-penales.

1.5 Normas y disposiciones

Estas instrucciones de uso se han elaborado de acuerdo con las normas y directivas europeas (ver cap. 11.6 - "Declaración de conformidad CE").

1.6 Volumen de suministro

La centrifugadora incluye:

- 1 cable de alimentación de red con conector IEC
- 1 llave para la fijación del rotor N.º de pedido 930 100
- 1 tubo de grasa de alto rendimiento para pernos de soporte (30 g) N.º de pedido 71 401

Documentación

Manual del operador con declaración de conformidad CE (ver cap. 11.6 - "Declaración de conformidad CE")

Accesorios

Según su pedido, nuestra confirmación de pedido y nuestro albarán de entrega.

2 Estructura y modo de funcionamiento

2.1 Estructura de la centrifugadora

2.1.1 Elementos de función y mando

- 1 Tapa
- 2 Interfaz de usuario
(ver cap. 6.3.1 -
"Interfaz de usuario")
- 3 Interruptor de red



Fig. 1: Vista general de la centrifugadora

- 4 Placa de características
(ver cap. 2.1.2 -
"Placa de características")
- 5 Entrada de red



Fig. 2: Vista posterior de la centrifugadora

2 Estructura y modo de funcionamiento

2.1.2 Placa de características

- 1 Fabricante
- 2 Consumo de potencia
- 3 Revoluciones máx.
- 4 Energía cinética máx.
- 5 Número de serie
- 6 Número de artículo
- 7 Modelo
- 8 Tensión nominal
- 9 Marcado CE según la Directiva 2006/42/CE
- 10 Símbolo para eliminación separada (ver cap. 9 - "Eliminación")
- 11 Tener en cuenta el manual del operador
- 12 Fecha de fabricación
- 13 Densidad máx. Permitida
- 14 Datos medio refrigerante

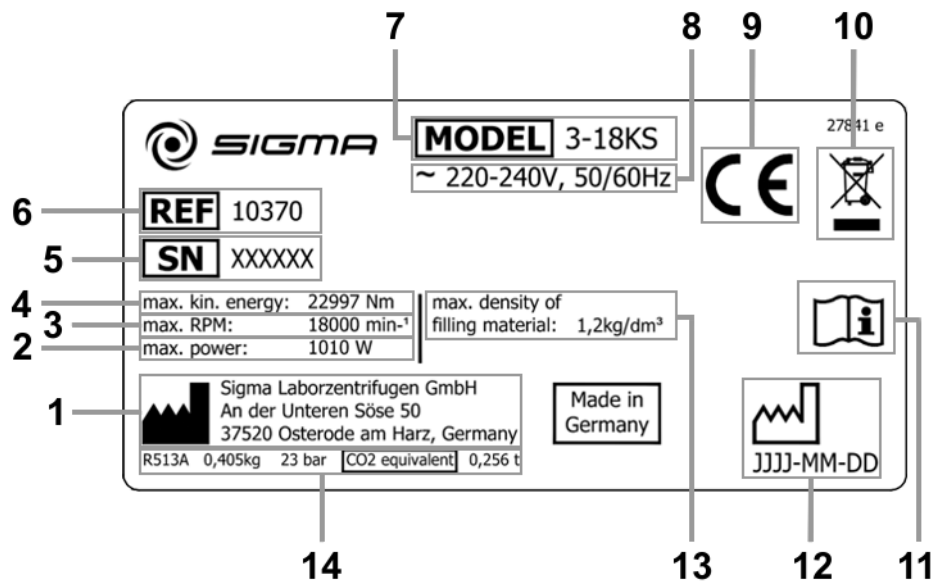


Fig. 3: Ejemplo de una placa de características

2.2 Modo de funcionamiento

2.2.1 Principio de centrifugado

El centrifugado es un método para separar los distintos componentes de mezclas heterogéneas (suspensiones, emulsiones o mezclas gaseosas). La mezcla de sustancias, que gira en una órbita, se expone durante este proceso a aceleración centrípeta, que es varias veces mayor que la aceleración por la gravedad terrestre.

Las centrifugadoras aprovechan la inercia en la cámara del rotor para separar sustancias. Las partículas o los medios de mayor densidad migran hacia fuera debido a su mayor inercia, desplazando los componentes de densidad menor, que quedan así en el centro.

La aceleración centrípeta de un cuerpo en una centrifugadora como efecto de la fuerza centrípeta depende de la distancia del cuerpo con respecto al eje de giro y de la velocidad angular, y aumenta de forma lineal con la distancia hasta el eje de giro y de forma cuadrática con la velocidad angular. A mayor radio de la cámara del rotor y a mayor número de revoluciones, mayor es la aceleración centrípeta. No obstante, también aumentan las fuerzas que actúan sobre el rotor.

2.2.2 Campo de aplicación

Existen diferentes modelos de centrifugadoras según el campo de aplicación y en función del tamaño de las partículas, del contenido en cuerpos sólidos y del flujo volumétrico de la mezcla de sustancias que se debe centrifugar.

La gama de los campos de aplicación abarca desde la utilización doméstica como centrifugadora para ensalada o miel hasta aplicaciones técnicas específicas en el ámbito clínico y biológico o bioquímico:

- Para un gran número de análisis clínicos químicos es necesario separar el material celular del líquido que se debe analizar. El proceso de sedimentación normal se acorta considerablemente en estos casos gracias al uso de centrifugadoras de laboratorio.
- En la industria del metal se utilizan centrifugadoras para eliminar el aceite de las virutas metálicas. Las lecherías utilizan centrifugadoras para separar p. ej., la leche de vaca en nata y leche desnatada.
- En la industria del azúcar se utilizan centrifugadoras especialmente grandes. En ellas se separa el sirope del azúcar cristalino.
- La ultracentrifugadora se utiliza sobre todo en biología y bioquímica para aislar partículas, como p. ej., virus. Se trata de una centrifugadora diseñada para alcanzar altas velocidades, hasta 500 000 rpm. El rotor se desplaza en un vacío para evitar la fricción del aire.

2 Estructura y modo de funcionamiento

2.2.2.1 Revoluciones, radio, aceleración centrífuga relativa

La aceleración "g" a la que están expuestas las muestras puede incrementarse aumentando el radio en la cámara del rotor y el número de revoluciones. Estos tres parámetros son interdependientes y están vinculados por medio de la fórmula siguiente:

$$\text{Aceleración centrífuga relativa ACR} = 11,18 \times 10^{-6} \times r \times n^2$$

r = radio en cm

n = revoluciones en min⁻¹

ACR sin dimensión

Al introducir dos valores, el tercero viene dado por la ecuación indicada. Si se modifica después el número de revoluciones o el radio, la aceleración centrífuga relativa resultante es recalculada automáticamente por la unidad de control de la centrifugadora. Si se modifica la ACR, el número de revoluciones se ajustará consecuentemente utilizando el radio especificado.

Encontrará una vista general de la relación entre revoluciones, radio y ACR en el diagrama de revoluciones-campo gravitatorio (ver cap. 11.2 - "Diagrama de revoluciones-campo gravitatorio").

2.2.2.2 Densidad

La centrifugadora de laboratorio es adecuada para la separación de componentes de distinta densidad en mezclas con una densidad máxima de 1,2 g/cm³. Todas las indicaciones relativas al número de revoluciones de los rotores y de los accesorios hacen referencia a líquidos con una densidad que corresponde a esa especificación. Si la densidad del líquido supera ese valor, el número de revoluciones máximo permitido de la centrifugadora deberá reducirse según la fórmula siguiente:








$$n = n_{max} \times \sqrt{(1,2/\rho)}$$

ρ = densidad en g/cm³

3 Seguridad

3.1 Rotulación del aparato

En todos los tipos de centrifugadoras fabricados por Sigma se utilizan los rótulos que se describen a continuación.

 <p>Encendido (conexión de red)</p>	 <p>Flecha indicadora del sentido de giro</p>
 <p>Apagado (conexión de red)</p>	 <p>Datos sobre la carga del rotor (ver cap. 6.2.2.3 - "Inserción de accesorios")</p>
 <p>Placa de características (ver cap. 2.1.2 - "Placa de características")</p>	 <p>Marca CE según la Directiva 2006/42/CE</p>
 <p>No eliminar con la basura doméstica</p>	 <p>Tener en cuenta el manual del operador</p>
 <p>Marca NRTL (solo para EE.UU. y Canadá)</p>	 <p>Marca RCM (solo para Australia)</p>
 <p>Marca RoHS 2 China (solo para China)</p>	 <p>California Proposition 65 caracteres (solo para EE. UU.)</p>
 <p>Símbolo UKCA (solo para GB)</p>	

i
NOTA

Las indicaciones de seguridad en la centrifugadora se deben mantener en estado legible y renovar en caso necesario.

i
NOTA

La rotulación varía en función de la versión de la centrifugadora y del país de destino.

3 Seguridad

3.2 Explicación de los símbolos e indicaciones

En el manual del operador se utilizan los siguientes nombres y símbolos para los peligros:



PELIGRO

Este símbolo indica un peligro **inminente** para la vida y la salud de las personas.

La no observación de estas indicaciones **provoca** graves daños a la salud e incluso lesiones mortales.



PELIGRO

Este símbolo indica un peligro **inminente** por tensión eléctrica para la vida y la salud de las personas.

La no observación de estas indicaciones **provoca** graves daños a la salud e incluso lesiones mortales.



ADVERTENCIA

Este símbolo indica un **posible** peligro para la vida y la salud de las personas.

La no observación de estas indicaciones **puede** provocar graves daños a la salud e incluso lesiones mortales.



PRECAUCIÓN

Este símbolo indica una posible situación peligrosa.

La no observación de estas indicaciones puede provocar lesiones leves o daños materiales.



NOTA

Este símbolo indica circunstancias importantes.

3.3 Responsabilidades del operador

El operador se compromete a permitir trabajar en la centrifugadora únicamente a personas adecuadas (ver cap. 3.4 - "Requisitos del personal").

Se deben especificar claramente las competencias del personal para el manejo, el mantenimiento y la reparación.

Se debe comprobar a intervalos periódicos (p. ej., mensualmente) si el personal trabaja de forma segura teniendo en cuenta el manual del operador y cumpliendo las directivas CE y las leyes nacionales sobre protección laboral y la normativa sobre prevención de accidentes.

Según las reglas internacionales para la salud y seguridad en el trabajo, el empresario (operador) debe

- adoptar medidas con el fin de evitar peligros para la vida y la salud durante el trabajo;
- procurar que las centrifugadoras se utilicen de la forma prevista (ver cap. 1.2 - "Uso previsto").
- adoptar medidas de protección contra incendios y explosiones cuando se trabaje con sustancias peligrosas;
- adoptar medidas para la apertura segura de centrifugadoras.

El operador deberá realizar una evaluación de riesgos en relación con posibles accidentes en el entorno de la centrifugadora y, en caso necesario, adoptar contramedidas constructivas.

La centrifugadora se debe someter a un mantenimiento periódico (ver cap. 8 - "Mantenimiento y reparación").

Los componentes que no estén en perfectas condiciones se deben sustituir inmediatamente.

3 Seguridad

3.4 Requisitos del personal



PELIGRO

Riesgo de lesiones en caso de cualificación insuficiente del personal

Si personal no cualificado trabaja en la centrifugadora o permanece en la zona de peligro de la centrifugadora, se ocasionan peligros que pueden causar lesiones graves y daños materiales considerables.

- Todas las actividades debe realizarlas únicamente personal cualificado.
- Mantenga al personal no cualificado alejado de las zonas peligrosas.



PELIGRO

Peligro de muerte de personas no autorizadas, debido a los riesgos en la zona de peligro y de trabajo

Las personas no autorizadas que no cumplen los requisitos aquí descritos no son conscientes de los peligros de la zona de trabajo. Por lo tanto, existe riesgo de lesiones graves o incluso de muerte para las personas no autorizadas.

- Mantenga a las personas no autorizadas alejadas del peligro y de la zona de trabajo.
- En caso de duda, hable con las personas y diríjalas fuera de la zona de peligro y de trabajo.
- Interrumpa el trabajo mientras haya personas no autorizadas en la zona de peligro y de trabajo.

En estas instrucciones se indican las cualificaciones del personal, que se enumeran a continuación para las diferentes áreas de actividades:

Electricista

Gracias a su formación profesional, sus conocimientos y su experiencia, así como al conocimiento de las normas y reglamentos pertinentes, el electricista es capaz de realizar trabajos en instalaciones eléctricas y de reconocer y evitar posibles peligros de forma autónoma.

El electricista está especialmente formado para el entorno laboral en el que trabaja y conoce las normas y reglamentos pertinentes.

El electricista debe cumplir las disposiciones de la normativa legal aplicable en materia de prevención de accidentes.

Personal especializado

Gracias a su formación profesional, sus conocimientos y su experiencia, así como al conocimiento de las disposiciones pertinentes, el personal cualificado es capaz de realizar los trabajos asignados y de reconocer y evitar de forma autónoma los posibles peligros.

Usuarios

El aparato puede ser manejado por personas especializadas debidamente formadas que

- estén familiarizadas con las disposiciones básicas sobre seguridad laboral y prevención de accidentes;
- hayan leído y entendido este manual del operador, especialmente los capítulos sobre seguridad y las advertencias, y lo hayan confirmado mediante su firma;
- ha sido instruido en el manejo, mantenimiento o la revisión de esta centrifugadora.

3.5 Indicaciones de seguridad informales

- El manual del operador forma parte del producto.
- El manual del operador se debe guardar junto con la centrifugadora y se debe poder consultar en todo momento.
- El manual del operador se debe entregar a cualquier propietario o usuario posterior de la centrifugadora.
- Cualquier modificación, complemento o actualización recibida se debe añadir al manual del operador.
- Como complemento al manual del operador se debe proporcionar la normativa general y de la empresa para la prevención de accidentes y la protección medioambiental.
- Todas las indicaciones de seguridad y de peligro en la centrifugadora se deben mantener en estado legible y renovar en caso necesario.

3 Seguridad

3.6 Indicaciones de seguridad

3.6.1 Seguridad eléctrica

Como protección contra descargas eléctricas, la centrifugadora dispone de un enchufe y un cable de red con conexión a tierra. Para garantizar la eficacia de esta función de protección se deben tener en cuenta los puntos siguientes:



PELIGRO

- Asegúrese de que la toma de corriente mural esté correctamente conectada.
- La tensión de red debe coincidir con la indicada en la placa de características de la centrifugadora.
- La centrifugadora solo se debe utilizar con un cable de conexión de red intacto. Los cables de conexión de red dañados o defectuosos se deben sustituir inmediatamente.
- No coloque recipientes con líquido sobre la tapa de la centrifugadora o dentro de la distancia de seguridad de 30 cm. El líquido vertido podría penetrar en el aparato y dañar los componentes eléctricos o mecánicos.
- Las reparaciones y tareas de mantenimiento del sistema eléctrico que requieren el desmontaje del revestimiento están reservadas exclusivamente al personal especializado cualificado.
- Haga revisar periódicamente el equipo eléctrico del aparato por un electricista. Todos los defectos, como p. ej., conexiones sueltas o cables quemados, se deben reparar inmediatamente.
- Una vez finalizada cada medida de reparación o de mantenimiento, el personal especializado cualificado deberá llevar a cabo una inspección final de acuerdo con las normas correspondientes.

3.6.2 Seguridad mecánica

Para garantizar el funcionamiento seguro de la centrifugadora se deben observar las medidas siguientes:



ADVERTENCIA

- No abra nunca la tapa si el rotor está en marcha.
- No introduzca nunca las manos en la cámara del rotor si el rotor está en marcha.
- No utilice la centrifugadora si no está correctamente instalada.
- No utilice nunca la centrifugadora con el revestimiento desmontado.
- No utilice nunca la centrifugadora con rotores y piezas insertadas que presenten signos de corrosión u otros daños.
- Utilice solo rotores y accesorios aprobados por el fabricante. En caso de duda, consulte al fabricante (ver cap. 7.3 - "Contacto en caso de problemas técnicos").
- Al cerrar la tapa no introduzca nunca los dedos entre la tapa y la carcasa. ¡Peligro de aplastamiento!
- Los dispositivos de descarga de la tapa defectuosos permiten que la tapa de la centrifugadora se caiga (en su caso, avise al servicio técnico). ¡Peligro de aplastamiento!
- Queda prohibido golpear o mover la centrifugadora durante el funcionamiento.
- Queda prohibido arrimarse a o apoyarse sobre la centrifugadora durante el funcionamiento.

**ADVERTENCIA**

- No centrifugue sustancias que puedan dañar el material de los rotores, las piezas insertadas o la centrifugadora. Las sustancias intensamente corrosivas provocan p. ej., daños materiales y alteran la resistencia mecánica del rotor y las piezas insertadas.
- En caso de fallos de funcionamiento, pare inmediatamente la centrifugadora. Elimine el fallo (ver cap. 7 - "Fallos y localización de errores") o informe en caso necesario a Sigma Laborzentrifugen GmbH (ver cap. 7.3 - "Contacto en caso de problemas técnicos").
- Las reparaciones solo deben ser realizadas por especialistas autorizados.
- Antes de cada puesta en marcha compruebe si la centrifugadora, el rotor y los accesorios presentan daños apreciables y preste especial atención a alteraciones estructurales visibles en todos los componentes de goma (p. ej., cubierta del motor, junta de la tapa, adaptador). Los componentes defectuosos se deben sustituir inmediatamente.
- Si no utiliza la centrifugadora, abra la tapa para que puedan evaporarse los posibles líquidos existentes.

3.6.3 Protección contra incendios**PELIGRO**

- Está prohibido centrifugar sustancias explosivas o inflamables.
- No utilice nunca la centrifugadora en atmósferas con riesgo de explosión.

3.6.4 Seguridad química y biológica

Si se deben centrifugar sustancias infecciosas, tóxicas, patógenas o radioactivas, el usuario será responsable de que se cumplan todas las normas de seguridad, directivas y medidas de precaución y de seguridad aplicables.

**PELIGRO**

- Las sustancias infecciosas, tóxicas, patógenas y radioactivas solo se deben utilizar en sistemas de obturación certificados específicos con sellado biológico para impedir la liberación del material.
- Por propia seguridad, es imprescindible respetar las medidas de precaución correspondientes si existe peligro de una contaminación tóxica, radioactiva o por patógenos.
- Está prohibido centrifugar materiales que interaccionan químicamente con alta energía.

**ADVERTENCIA**

- Es imprescindible respetar las medidas locales para la contención de emisiones nocivas (en función de las sustancias que se deben centrifugar).
- Para utilizar la centrifugadora no es necesaria ropa de protección. Es posible que el material que se debe centrifugar requiera medidas de seguridad especiales (p. ej., el centrifugado de sustancias infecciosas, tóxicas, radioactivas o patógenas).

3 Seguridad

3.6.5 Indicaciones de seguridad relativas al centrifugado

Antes de cada centrifugado se deben tener en cuenta las siguientes indicaciones:



ADVERTENCIA

- Compruebe la instalación y conexión correctas de la centrifugadora (ver cap. 5 - "Instalación y conexión").
- Mantenga siempre una zona de seguridad de al menos 30 cm alrededor de la centrifugadora, con respecto a la pared y otros equipos.
- No almacene nunca sustancias peligrosas de ningún tipo dentro de la zona de seguridad de la centrifugadora.
- No permanezca dentro de la zona de seguridad de la centrifugadora más tiempo del necesario para la utilización.
- Utilice solo rotores y accesorios aprobados por el fabricante. ¡No utilice productos de calidad inferior! La rotura de vidrio o el estallido de recipientes pueden provocar a elevadas revoluciones un desequilibrio peligroso.
- Compruebe el asiento correcto del rotor y de los vasos (ver cap. 6.2.2.1 - "Inserción de un rotor").
- Tenga en cuenta las indicaciones relativas a la inserción de accesorios (ver cap. 6.2.2.3 - "Inserción de accesorios").
- El rotor debe estar cargado en simetría rotativa y con una distribución uniforme del peso.
- Reduzca las revoluciones si se utilizan líquidos con una densidad $> 1,2 \text{ g/cm}^3$ (ver cap. 2.2.2.2 - "Densidad").
- Se prohíbe el uso de la centrifugadora si el rotor ha sido cargado de forma asimétrica.
- Se prohíbe el uso de la centrifugadora con recipientes demasiado largos.

3.6.6 Resistencia de plásticos

Los efectos químicos alteran considerablemente la cadena polimérica de los plásticos y, por consiguiente, sus propiedades físicas. Al trabajar con disolventes, ácidos o bases pueden dañarse los componentes de plástico.



NOTA

- ¡Tenga en cuenta la tabla de resistencias (ver cap. 11.5 - "Tabla de resistencias")!

3.6.7 Seguridad de los rotores y accesorios

3.6.7.1 Identificación de rotores y accesorios

Identificación de la vida útil de rotores y accesorios

ver capítulo 3.6.7.2 - "Vida útil de rotores y accesorios"

Identificación de rotores con recubrimiento del rotor Sigma Comfort

ver capítulo 3.6.7.3 - "Vida útil del recubrimiento del rotor Sigma Comfort"

3.6.7.2 Vida útil de rotores y accesorios

Los rotores y accesorios tienen una vida útil limitada.



ADVERTENCIA

- ¡Por motivos de seguridad se debe realizar una comprobación periódica (como mínimo una vez al mes)!
- Preste especial atención a las alteraciones como formación de corrosión, grietas, erosiones de material, etc.

- El aparato debe someterse a una comprobación por parte del fabricante a los 10 años.
- Por motivos de seguridad, el rotor debe eliminarse después de 50 000 ciclos.
- Si los datos relativos a la vida útil grabados en el rotor o en los accesorios no coinciden, se aplicarán de forma consecutiva: Por ejemplo, un vaso con el grabado "max. cycles = 10.000" tiene una vida útil de 10 000 ciclos; un rotor identificado con "Exp.Date 01/27" se deberá eliminar como máximo en enero de 2027 (ver figura).
- Si existen indicaciones sobre el número máximo de ciclos **y** sobre la vida útil, será determinante la indicación que se produzca primero.

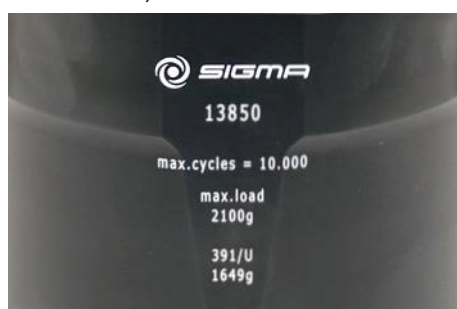


Fig. 4: Distinta vida útil – grabado en el vaso / rotor



NOTA

- Tenga en cuenta la tabla "Vida útil de rotores y accesorios" (ver cap. 11.4 - "Tabla: Vida útil de rotores y accesorios").

3 Seguridad

3.6.7.3 Vida útil del recubrimiento del rotor Sigma Comfort

Identificación

Todos los rotores basculantes con recubrimiento Comfort están identificados con una "C" detrás del número de artículo. Estos rotores no requieren engrasado durante la vida útil del recubrimiento.

- 1 Identificación del recubrimiento del rotor Sigma Comfort
- 2 Perno de soporte



Fig. 5: Identificación de un rotor con recubrimiento Comfort (ejemplo)



Una lista de los rotores disponibles con recubrimiento Comfort e información sobre la vida útil del recubrimiento figura en el documento "Recubrimiento de rotor Sigma Comfort", que se adjunta a cada rotor con recubrimiento Comfort.

Vida útil

La vida útil del recubrimiento depende de la intensidad de uso del rotor y, por tanto, puede variar. Las series de pruebas han indicado resultados desde 7000 hasta 40 000 ciclos. La vida útil del recubrimiento del rotor Comfort se puede prolongar con medidas específicas.

La vida útil puede verse afectada por los factores siguientes:

- **Revoluciones / carga:**
La vida útil del recubrimiento aumenta por el factor 3,5 si las revoluciones o la carga se reducen aproximadamente un 15 %. Si la carga se reduce un 20 %, la vida útil incluso aumenta por un factor 5,5.
- **Temperatura:**
La vida útil del recubrimiento se reduce aproximadamente un 30 % con el uso a temperaturas reducidas (aprox. 4 °C) en comparación con el uso a temperatura ambiente (aprox. 20 °C).
- **Inserción de los vasos:**
Los vasos y el rotor forman una unidad. Para conseguir la mayor vida útil posible del recubrimiento se deberá utilizar siempre el mismo juego de vasos e insertar cada vaso en la misma posición en el rotor.
- **Frecuencia de la limpieza:**
Es necesaria una limpieza periódica de los accesorios. Cuando más a menudo sea necesario limpiar el rotor, menor será la vida útil del recubrimiento.

i
NOTA

Los signos de uso en el recubrimiento negro no afectan negativamente el efecto de deslizamiento (ver fig. siguiente).



Fig. 6: Perno de soporte con signos de uso – no se requiere engrasado

Fin de la vida útil del recubrimiento Comfort

Una vez el revestimiento esté casi completamente desgastado y sea visible la superficie metálica del perno de apoyo (ver fig. siguiente), se reducirá el efecto de deslizamiento, los vasos oscilarán de forma irregular y se puede producir un desequilibrio indeseado.

- A partir de este momento y hasta el final de su vida útil, el rotor se deberá utilizar con pernos de soporte engrasados (grasa para pernos de soporte de alto rendimiento, n.º de pedido 71401).
- Marque el rotor en consecuencia para evitar un uso sin pernos de soporte engrasados.



Fig. 7: Perno de soporte con recubrimiento deslizante completamente desgastado - se requiere engrasado

3 Seguridad

3.7 Dispositivos de seguridad

3.7.1 Bloqueo de la tapa

La centrifugadora solo puede ponerse en marcha si la tapa está correctamente cerrada. Los bloqueos eléctricos deben haber encajado. La tapa solo se podrá abrir cuando se haya parado el rotor. Si la tapa se abre durante el funcionamiento mediante el desbloqueo de emergencia (ver cap. 7.1.1 - "Desbloqueo de emergencia de la tapa"), la centrifugadora se apagará inmediatamente y se detendrá por inercia. Si la tapa está abierta, el motor está desconectado de la red. Por tanto no es posible poner en funcionamiento la centrifugadora.

3.7.2 Monitorización de parada

La tapa de la centrifugadora solo se puede abrir si el rotor está parado. La parada es vigilada por el ordenador.

3.7.3 Control del sistema

Un control de sistema interno vigila la verosimilitud del tráfico de datos y de las señales del sensor. El sistema efectúa una autovigilancia permanente y detecta fallos. Los mensajes de error se indican en un cuadro de diálogo (ver cap. 7.2 - "Tabla de mensajes de error").

3.7.4 Comprobación del conductor de tierra

Con un equipo de medición adecuado, el personal especializado autorizado podrá efectuar una comprobación del conductor de tierra. Infórmese en la línea de servicio técnico de Sigma (ver cap. 7.3 - "Contacto en caso de problemas técnicos").

3.7.5 Sistema de vigilancia de desequilibrios

Un cuadro de diálogo y, en su caso, una señal acústica indican que la centrifugadora se encuentra dentro del rango de desequilibrio no permitido. El motor se apaga en la fase de aceleración o durante el funcionamiento.

3.7.6 Control de temperatura

Si la temperatura en la cámara del rotor aumenta por encima de los +50 °C, el motor se apagará automáticamente. Solo podrá reiniciar la centrifugadora cuando se haya enfriado.

3.7.7 Control del rotor

Al seleccionar el número del rotor y, dado el caso el número del vaso, el ordenador comprobará si la velocidad de giro introducida o el campo gravitatorio introducido están permitidos para el rotor.

3.8 Comportamiento en caso de peligros y accidentes



PELIGRO

- En situaciones de emergencia, apague inmediatamente la centrifugadora.
- En caso de duda, llame siempre al médico de urgencia.

3.9 Riesgos residuales

La centrifugadora se ha fabricado según el estado actual de la técnica y las normas de seguridad técnica reconocidas. No obstante, su uso puede conllevar peligros para la vida y la integridad física del usuario o de terceros, o provocar daños en el aparato o en otros bienes materiales.

- La centrifugadora solo se debe utilizar de la forma prevista (ver cap. 1.2 - "Uso previsto").
- El aparato solo se debe utilizar en perfecto estado.
- Todos los fallos que pudieran afectar a la seguridad se deberán subsanar inmediatamente.

4 Almacenamiento y transporte

4 Almacenamiento y transporte

4.1 Dimensiones y peso

	Sigma 3-18KS
Altura:	355 mm
Altura con la tapa abierta:	795 mm
Anchura:	630 mm
Profundidad:	600 mm
Peso:	78 kg

4.2 Condiciones de almacenamiento

La centrifugadora se puede almacenar en el embalaje original sin problemas durante un año.

- Almacene la centrifugadora solo en lugares secos.
- La temperatura de almacenamiento permitida es de -20 °C hasta +60 °C.
- Si desea almacenar la centrifugadora durante más de un año o enviarla a ultramar, etc. es imprescindible que consulte al fabricante.

4.3 Indicaciones de transporte

- Instale el seguro de transporte (ver cap. 4.5 - "Seguro de transporte")
- La centrifugadora se debe levantar siempre con un dispositivo elevador.
- Para levantarla, sujete la centrifugadora por los lados.



PRECAUCIÓN

La centrifugadora pesa aprox. 78 kg.

- Embale la centrifugadora para el transporte; lo ideal es utilizar su embalaje original (ver cap. 4.4 - "Embalaje").

4.4 Embalaje

La centrifugadora está embalada en una caja de madera.

- Después de retirar la tapa, extraiga los laterales de la caja hacia arriba.
- Extraiga el material de embalaje.
- La centrifugadora se debe levantar con un dispositivo elevador del suelo de la caja. Para levantar la centrifugadora, sujétela siempre por los lados.



PRECAUCIÓN

La centrifugadora pesa aprox. 78 kg.

- Guarde el embalaje para un posible transporte posterior de la centrifugadora.

4.5 Seguro de transporte

El seguro de transporte de la centrifugadora consiste en una pieza de gomaespuma en la cámara del rotor (ver figura, Pos. 1).



PRECAUCIÓN

El seguro de transporte se debe retirar antes de la primera puesta en marcha.

Retirada del seguro de transporte

- Pulse la tecla de la tapa para abrir la tapa. Si la centrifugadora todavía no está conectada a la red eléctrica, puede utilizar el desbloqueo de emergencia de la tapa (ver cap. 7.1.1 - "Desbloqueo de emergencia de la tapa").
- Levante la pieza de gomaespuma con cuidado por un lado y extráigala de la cámara del rotor.

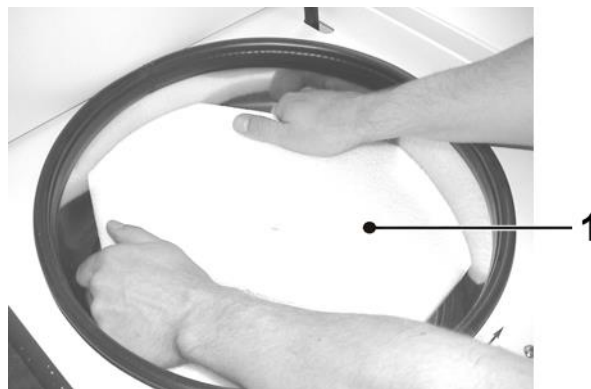


Fig. 8: Retirada del seguro de transporte (ejemplo)

- Conserve el seguro de transporte para una posible devolución.

5 Instalación y conexión

5 Instalación y conexión

5.1 Lugar de instalación

La centrifugadora solo debe utilizarse en lugares cerrados y secos.

Toda la energía aportada a la centrifugadora es convertida en calor que se emite al aire ambiental.

- Asegure una ventilación suficiente.
- Deje una distancia de seguridad de como mínimo 30 cm alrededor de la centrifugadora, con respecto a la pared y otros equipos, para que los orificios de ventilación de la máquina sigan siendo eficaces en toda su sección transversal.
- No exponga la centrifugadora a cargas térmicas, p. ej., por fuentes de calor.
- Evite la exposición directa a la radiación solar (radiación UV).
- La mesa debe ser estable y disponer de un tablero sólido y plano.
- Atención: Durante el transporte de un entorno frío a uno más caliente se forma agua de condensación en la centrifugadora. La centrifugadora se debe haber secado completamente (como mín. durante 24 horas) antes de volver a ponerla en funcionamiento.

5.2 Alimentación eléctrica

5.2.1 Tipo de conexión



PELIGRO

La tensión de servicio indicada en la placa de características debe coincidir con la tensión de alimentación local.



PRECAUCIÓN

El enchufe de red sirve de dispositivo de desconexión y, por lo tanto, debe estar libremente accesible en todo momento.

Las centrifugadoras para laboratorio Sigma son aparatos de la clase de protección I. Las centrifugadoras de esta serie disponen de un cable de red de tres conductores con conector IEC.



NOTA

El cable de red desconectable no debe tener una longitud superior a 3 m. El cable de red no se debe sustituir por un cable red de dimensiones inadecuadas.

5 Instalación y conexión

Los aparatos están equipados con un interruptor de red en el que hay integrado un disyuntor térmico ("Circuit breaker").

- Apague el aparato con el interruptor de red.
- Tras la desconexión, deje que el interruptor se enfríe durante aproximadamente dos minutos.
- Vuelva a encender el aparato.

La centrifugadora está nuevamente lista para el funcionamiento.

5.2.2 Fusibles en la instalación del cliente

Normalmente, la centrifugadora se debe proteger en la instalación del cliente con fusibles de 16 amperios de clase B.



Para garantizar una desconexión segura en caso de avería, en la instalación eléctrica se requiere un RCD (Residual Current Device = dispositivo de protección contra corriente residual) sensible a todas las corrientes.

6 Funcionamiento

6 Funcionamiento

6.1 Primera puesta en marcha



PELIGRO

- Antes de la primera puesta en marcha asegúrese de que la centrifugadora esté correctamente colocada e instalada (ver cap. 5 - "Instalación y conexión").

6.2 Encendido

- Pulse el interruptor de red.
La pantalla se enciende. La centrifugadora está lista para funcionar.

6.2.1 Abrir y cerrar la tapa

La tapa se podrá abrir cuando la centrifugadora se haya parado y la tecla de la tapa se encienda.

- Pulse la tecla de la tapa para abrir la tapa.

Si la tapa está abierta, la centrifugadora no se puede poner en marcha.

- Para cerrar la tapa, presiónela hasta que el cierre de la tapa se bloquee audiblemente.



ADVERTENCIA

Al cerrar la tapa no introduzca nunca los dedos entre la tapa y la carcasa.
¡Peligro de aplastamiento!

6.2.2 Inserción de rotores y accesorios

6.2.2.1 Inserción de un rotor

- Abra la tapa de la centrifugadora con la tecla de la tapa.
- Desenrosque el tornillo de fijación del rotor del eje del motor (en el sentido contrario a las agujas del reloj).
- Inserte el rotor desde arriba de forma vertical en el orificio central sobre el eje del motor.
- Apriete el tornillo de fijación del rotor en el sentido de las agujas del reloj mediante la llave para la fijación del rotor suministrada con un par de 7,5 Nm mientras sujeta el rotor por el borde externo.
- Tenga en cuenta las indicaciones de seguridad y de peligro (ver cap. 3 - "Seguridad").



ADVERTENCIA

Una vez al día o después de 20 ciclos es necesario desenroscar unas vueltas el tornillo de fijación del rotor, levantar brevemente el rotor y volver a fijarlo de inmediato. Solo así se puede garantizar una conexión correcta entre el alojamiento del rotor y el eje del motor.



PRECAUCIÓN

Atención al utilizar rotores para microformatos de placas de titulación: Los portaplacas solo se deben insertar junto con las placas en los vasos.



NOTA

El tornillo de la tapa solo sirve para fijar la tapa sobre el rotor y no para fijar el rotor en el eje del motor.

Extracción de un rotor

- Desenrosque el tornillo de fijación del rotor en el sentido contrario a las agujas del reloj y extraiga el rotor.

6 Funcionamiento

6.2.2.2 Inserción de un rotor angular con tapa hermética

- Abra la tapa de la centrifugadora con la tecla de la tapa.
- Desenrosque el tornillo de fijación del rotor del eje del motor (en el sentido contrario a las agujas del reloj).
- Enrosque la tapa hermética sobre el rotor y apriétela en el sentido de las agujas del reloj con la mano.
- Inserte el rotor con la tapa desde arriba de forma vertical en el orificio central sobre el eje del motor.
- Inserte el tornillo de fijación del rotor y apriételo en el sentido de las agujas del reloj mediante la llave para la fijación del rotor suministrada con un par de 7,5 Nm mientras sujeta el rotor por el borde externo.
- Tenga en cuenta las indicaciones de seguridad y de peligro (ver cap. 3 - "Seguridad").



El rotor también se puede utilizar sin tapa.



El tornillo de la tapa solo sirve para fijar la tapa sobre el rotor y no para fijar el rotor en el eje del motor.

Extracción de un rotor

- Desenrosque el tornillo de fijación del rotor en el sentido contrario a las agujas del reloj y extraiga el rotor con la tapa.
- Desenrosque la tapa en el sentido contrario a las agujas del reloj y retírela.

- 1 Rotorbefestigungsschraube
- 2 Deckel
- 3 Rotor

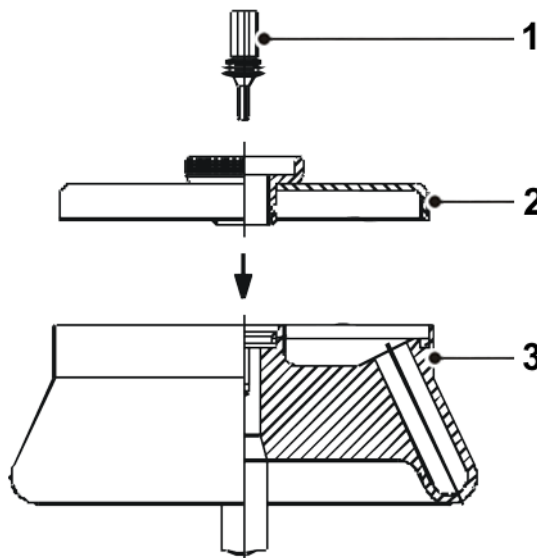


Fig. 9: Rotor angular con tapa hermética

6.2.2.3 Inserción de accesorios

- Para el rotor insertado utilice exclusivamente recipientes adecuados.
- En los rotores oscilantes todas las posiciones se deben ocupar siempre con vasos.
- Para evitar un posible desequilibrio, las posiciones de rotación simétrica de los rotores se deben ocupar siempre con accesorios y llenados idénticos.

Centrifugado con recipientes de diferentes tamaños

es posible en principio. Pero para ello es imprescindible que las piezas que se inserten en posiciones de rotación simétrica sean idénticas.


Permitido

No permitido


Fig. 10: Carga permitida y no permitida del rotor oscilante con diferentes tamaños de vasos (ejemplo)

Centrifugado con capacidad reducida

- Distribuya los recipientes de muestras en simetría rotativa de forma que los vasos y su suspensión estén sometidos a una carga uniforme.
- No se permite cargar los rotores angulares en solo un eje.



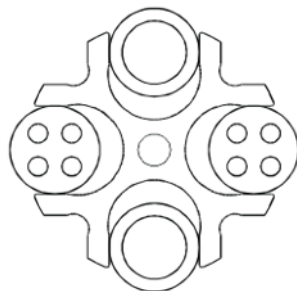
Permitido

No permitido


Fig. 11: Carga permitida y no permitida de rotores angulares y oscilantes (ejemplo)

6 Funcionamiento

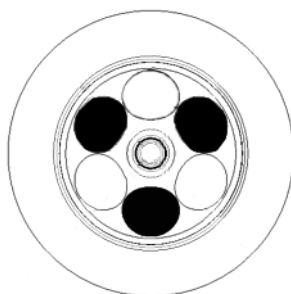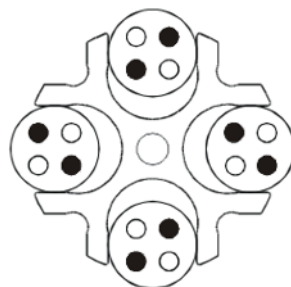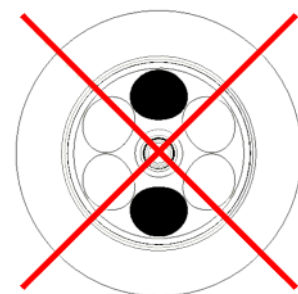

Tenga en cuenta la rotulación del aparato (ver figura siguiente).
La indicación de seguridad en la centrifugadora se debe mantener en estado legible y renovar en caso necesario.

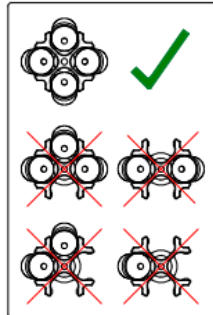


Fig. 12: Rotulación en la centrifugadora: carga de un rotor oscilante

6.2.2.4 Adaptador

Para garantizar un manejo fácil en caso de recipientes de diferentes tamaños se han desarrollado adaptadores adecuados.

- Cargue los adaptadores con el mismo número de recipientes y pesos idénticos y distribúyalos de forma simétrica para evitar un posible desequilibrio.
- Si no se ocupan todas las posiciones de los bastidores, es necesario cargar uniformemente los vasos. No se permite una carga solo en el borde del vaso.

6.2.2.5 Recipientes

- Cargue los recipientes fuera de la centrifugadora. Los líquidos en los orificios del rotor provocan corrosión.
- Llene los recipientes con cuidado y distribuya el peso uniformemente. En caso de desequilibrio aumenta el desgaste de los rodamientos.
- Llene los recipientes siempre con el volumen útil (= volumen indicado para el recipiente en cuestión).
- Después del centrifugado, extraiga con cuidado los recipientes, para evitar que se vuelvan a mezclar las muestras.
- Tenga en cuenta las indicaciones de seguridad y de peligro (ver cap. 3 - "Seguridad").

Revoluciones máximas de los recipientes

Algunos recipientes, como p. ej., vasos de centrifugado, microrrecipientes, tubos de cultivo, tubos de polifluor y especialmente recipientes de gran volumen, pueden utilizarse en nuestros rotores, vasos y piezas insertadas de goma con revoluciones superiores a su límite de rotura.



Si se utilizan recipientes de vidrio no se debe superar el valor máximo de 4000 x g (a excepción de los vasos de vidrio de alta resistencia para centrifugadoras; tenga en cuenta las correspondientes indicaciones de los fabricantes).

6.3 Unidad de control Spincontrol S

6.3.1 Interfaz de usuario

El manejo se realiza a través de tres teclas con diodos luminosos integrados y un botón de función. La pantalla está dividida en diferentes campos de indicación. Para llamar las distintas funciones pulse y gire el botón de función.

- 1 Tecla de inicio
- 2 Pantalla
- 3 Botón de función
- 4 Tecla de parada
- 5 Tecla de la tapa

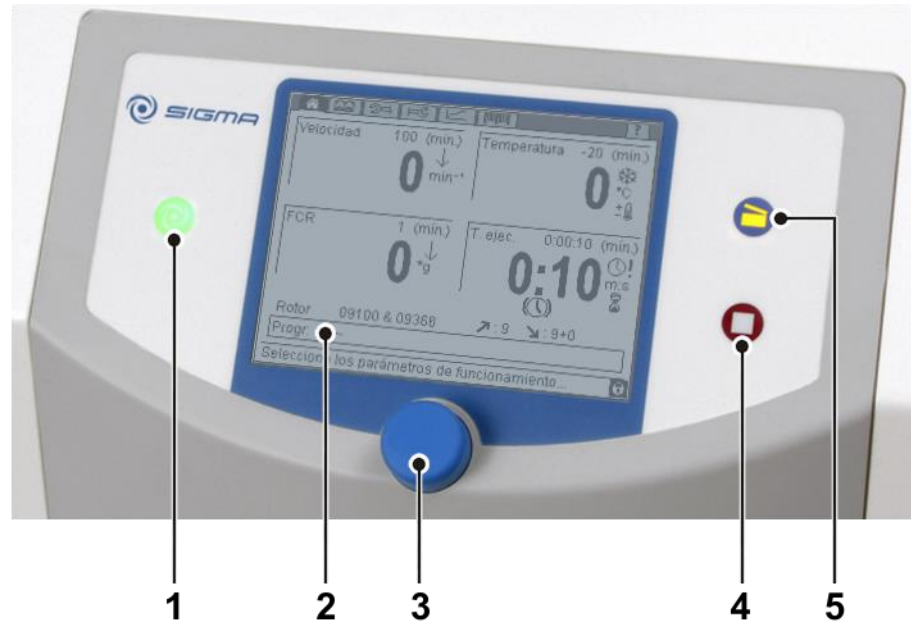


Fig. 13: Interfaz de usuario de la unidad de control "Spincontrol S"

Pantalla

La pantalla está compuesta por los siguientes campos de indicación:

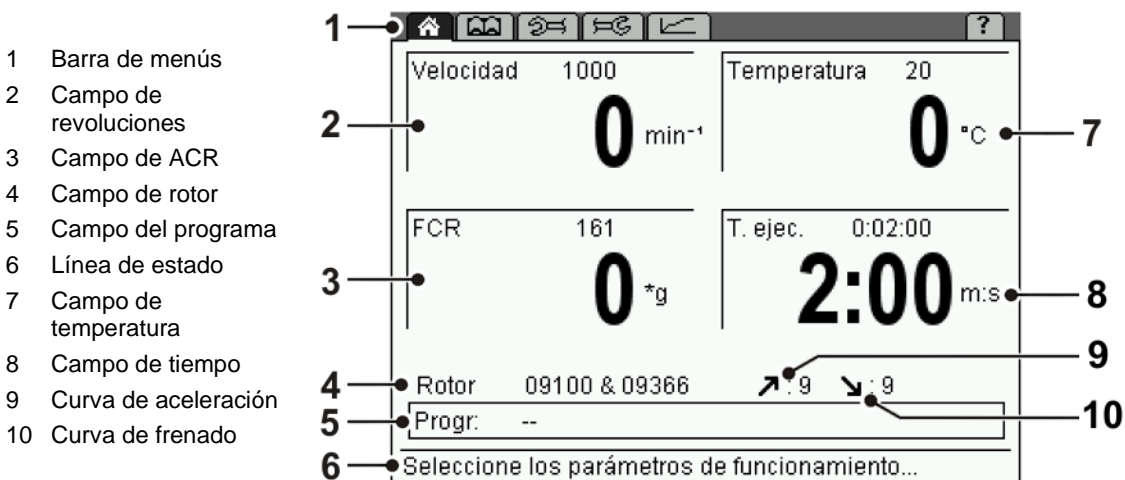


Fig. 14: Pantalla de la unidad de control "Spincontrol S"

6 Funcionamiento

6.3.2 Funcionamiento manual

6.3.2.1 Iniciar un centrifugado

La centrifugadora está operativa cuando se enciende la tecla de inicio.

- Pulse la tecla de inicio para iniciar un centrifugado.

6.3.2.2 Interrumpir un centrifugado

- Pulse la tecla de parada para interrumpir un centrifugado. El ciclo termina de forma prematura.

Función de parada rápida

- Pulse la tecla de parada más de tres segundos.

La centrifugadora frena con la curva de frenado máxima.

Tras una parada rápida solo es posible reiniciar la centrifugadora después de haber abierto la tapa.

La parada rápida también se puede activar durante el frenado normal, p. ej., para acelerar el frenado.

Si se ha activado una parada rápida, en el campo de revoluciones aparecerá la indicación "Parada rápida".



También es posible realizar una parada rápida si se ha activado un bloqueo de entrada.

6.3.2.3 Interrumpir un proceso de frenado

- El proceso de frenado se interrumpe si se pulsa la tecla de inicio. La centrifugadora se reinicia.

6.3.2.4 Selección, indicación y modificación de datos

La indicación aparece en el menú predeterminado.

- Gire el botón de función para seleccionar un campo. El campo seleccionado se resalta por medio de un cambio del contraste.
- Pulse el botón de función. La indicación parpadea, el modo de modificación está activado.
- Gire el botón de función para cambiar el valor nominal del campo seleccionado.
- Vuelva a pulsar el botón de función para confirmar la entrada y salir del modo de modificación.

6.3.2.5 Menú "Inicio"

El menú de inicio se representa en la barra de menús con el símbolo "🏠" y aparece unos segundos después de encender la centrifugadora. En este menú se muestran y modifican los parámetros de un centrifugado.



Fig. 15: Menú de inicio; en este caso con indicación de todos los símbolos posibles

Velocidad de rotación

En la sección superior del campo se indica la velocidad de rotación nominal de la centrifugadora. Debajo se indica la velocidad de rotación real. Los valores se indican en revoluciones por minuto (min^{-1}) y dependen del valor de ACR (ver cap. 2.2.2.1 - "Revoluciones, radio, aceleración centrífuga relativa"). Los valores máximos para la velocidad de rotación dependen del rotor utilizado.

Aceleración centrífuga relativa (ACR)

La aceleración centrífuga relativa es la aceleración a la que está expuesta la muestra durante el centrifugado. El valor nominal de este parámetro se muestra en la sección superior del campo y debajo se indica el valor real. Los valores se indican en g (gravedad terrestre) y dependen de la velocidad de rotación (ver cap. 2.2.2.1 - "Revoluciones, radio, aceleración centrífuga relativa"). Los valores máximos de ACR dependen del rotor utilizado.

Temperatura

En la sección superior se indica la temperatura preseleccionada y en la sección inferior aparece la temperatura actual de las muestras. Se pueden ajustar temperaturas de -20 °C hasta $+40\text{ °C}$.




La centrifugadora no dispone de una calefacción activa y por ello las temperaturas superiores a la temperatura ambiente dependen de la fricción del aire del rotor en marcha.

6 Funcionamiento

Tiempo de ejecución

En la parte superior de este campo se indica el tiempo de centrifugado preseleccionado y debajo el tiempo de funcionamiento residual. El tiempo de ejecución se contabiliza desde el inicio de la centrifugadora hasta el inicio de la fase de frenado y es como máximo de 99 horas 59 minutos 59 segundos.

En el menú "Configuración"  se puede ajustar que el tiempo de ejecución solo se comience a contabilizar cuando se haya alcanzado la velocidad de rotación nominal (ver cap. 6.3.2.8 - "Menú "Configuración""). En este caso aparecerá el símbolo "⌚!" en el campo del tiempo de ejecución.

Funcionamiento continuo

En el modo de funcionamiento continuo el tiempo de ejecución de la centrifugadora no está limitado y se debe finalizar manualmente. Durante el funcionamiento continuo, la centrifugadora acelera hasta alcanzar la velocidad de rotación preajustada.

- Seleccione el campo "Tiempo de ejecución" y pulse el botón de función. En estado activado parpadea la indicación.
- Gire el botón de función desde la indicación de tiempo 0:00:10 en sentido contrario a las agujas del reloj o desde la indicación de tiempo 99:59:59 en el sentido de las agujas del reloj. Aparecerá la indicación "Funcionamiento continuo". Tras iniciar la centrifugadora se indicará el tiempo transcurrido.
- Puede finalizar el funcionamiento continuo si pulsa la tecla de parada o si introduce un tiempo de ejecución concreto.

Régimen de tiempo corto

Es posible iniciar un ciclo corto cuando no hay ningún ciclo en ejecución.

- Mantenga pulsada la tecla de inicio mientras dure el ciclo corto.

La centrifugadora acelera con la curva de aceleración 9 (máxima) hasta alcanzar la velocidad de rotación del rotor máxima permitida. El tiempo de ejecución se contabiliza en sentido ascendente; en el campo de velocidad de rotación aparece la indicación "Ciclo corto".

Tras soltar la tecla de inicio se realiza el frenado con la curva de frenado máxima hasta la parada.



Los parámetros "Velocidad de rotación", "ACR", "Temperatura" y "Tiempo de ejecución" se pueden modificar durante un ciclo.



Si la centrifugadora está bloqueada con "Nivel 2" o superior, no se puede iniciar un ciclo corto.

Rotor: Lista de selección del rotor

En este campo se indica el rotor actualmente en uso.

- Seleccione el campo "Rotor" y confirme la entrada. Se mostrará una lista de todos los rotores posibles sin vaso.
- Seleccione el rotor que desee.
 - Si selecciona un rotor angular, se mostrarán directamente datos complementarios acerca del rotor.
 - En el caso de los rotores oscilantes se mostrará una lista de todas las combinaciones posibles de rotor y vaso. Deberá seleccionar una posición de la lista para que se muestren los datos complementarios de las combinaciones correspondientes.
- Pulse el botón de función para aceptar los datos.

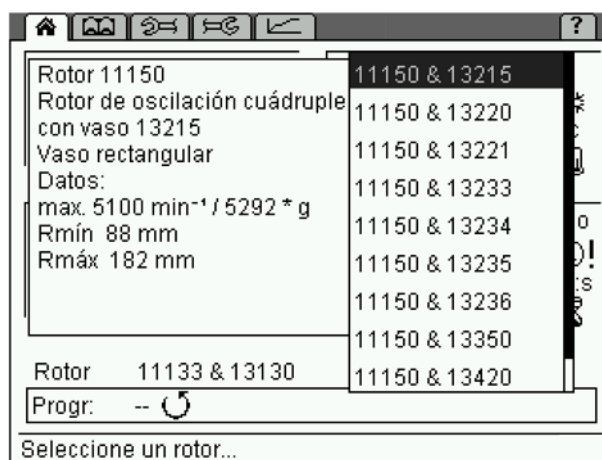


Fig. 16: Lista de selección de los rotores; en este caso para un rotor oscilante

Reconocimiento automático del rotor

La centrifugadora reconocerá automáticamente el rotor actualmente en uso.

- Si se reconoce un rotor distinto al preseleccionado, para el que no existen diferentes vasos, se ajustará automáticamente la introducción del rotor. No aparecerá ningún mensaje.
- Si se reconoce un rotor distinto al preseleccionado, para el que existen diferentes combinaciones de rotor y vaso, se reconocerá automáticamente el rotor correcto y se seleccionará la combinación de rotor y vaso con la velocidad más baja. Aparecerá un mensaje para que se pueda ajustar la combinación manualmente.
- Si no se reconoce un rotor determinado, aparecerá un mensaje. El rotor no se podrá utilizar en la centrifugadora.

De este modo se evita que se supere la velocidad máxima permitida.

6 Funcionamiento

Aceleración ↗

Con esta función se selecciona una curva de aceleración. Es posible seleccionar entre un aumento lineal (curvas 0-9) y uno cuadrático (curvas 10-19). Las curvas de aceleración 20-29 se pueden programar libremente (ver cap. 11.3 - "Curvas de aceleración y de frenado").

Frenado ↘

Con esta función se puede seleccionar una curva con la que la centrifugadora se frena hasta pararse. Las curvas de frenado se comportan de forma inversa a las curvas de aceleración y disponen de la misma numeración. La curva de frenado 0 provoca una deceleración libre.

Progr.: Lista de programas

El campo indica en el menú de inicio el programa actualmente cargado. Después de seleccionar el campo se muestra la lista de programas (para obtener información sobre el trabajo con programas, consulte capítulo 6.3.3 - "Funcionamiento con programas").

El programa de refrigeración rápida "RAPID_TEMP" (ver abajo) no se puede borrar.

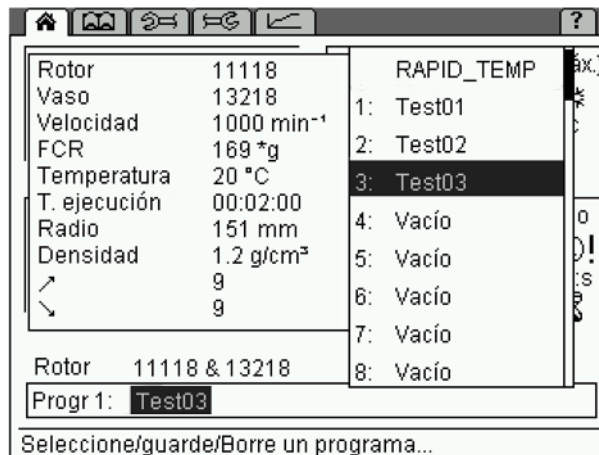


Fig. 17: Lista de selección de programas

Programa de refrigeración rápida "RAPID_TEMP"

Si se realiza una prerrefrigeración con la centrifugadora parada, pueden aparecer resultados de medición incorrectos y además, los componentes mecánicos se someten a cargas mayores. Por este motivo, la centrifugadora dispone de un programa que efectúa una prerrefrigeración rápida de la cámara del rotor en condiciones especificadas:


- Seleccione en el menú de inicio  la opción "Progr" y confirme la entrada. Se muestra la lista de programas.
- Seleccione el programa de refrigeración rápida "RAPID_TEMP" de la lista de programas y confirme la entrada. En la pantalla se indica $\frac{1}{3}$ de la velocidad máxima del rotor y el valor de ACR correspondiente; las curvas de frenado y de aceleración corresponden a la curva 9, en el campo de tiempo aparece "Funcionamiento continuo".



Fig. 18: Programa de refrigeración rápida "RAPID_TEMP"

i
NOTA

El programa de refrigeración rápida solo se puede cargar si la temperatura real es superior a la temperatura nominal.

- Pulse la tecla de inicio para iniciar el ciclo de atemperación.
- Durante el ciclo de atemperación se puede modificar la temperatura nominal por debajo de la temperatura real.

El estado actual del programa se indica en la línea de estado.

El programa de refrigeración rápida finalizará:

- cuando se alcance el valor nominal. El programa de refrigeración rápida finaliza con una señal acústica (si está activada la función) y se activa la refrigeración estática.
- si pulsa la tecla de parada. El programa de refrigeración rápida finaliza prematuramente; no se mostrará ningún mensaje cuando se alcance la temperatura nominal.
- si modifica un parámetro (excepto la temperatura) o realiza otro tipo de entrada. El programa de refrigeración rápida se cancela; no se mostrará ningún mensaje cuando se alcance la temperatura nominal.

Cuando haya finalizado el programa de refrigeración, se volverá a cargar el programa anteriormente ajustado o se aceptarán los parámetros modificados como nueva configuración.

i
NOTA

La apertura automática de la tapa está suprimida después de un ciclo de atemperación para evitar un nuevo calentamiento.

i
NOTA

El control de la temperatura Delta T (ver capítulo 6.3.2.7 - "Menú "Parámetros"/ "Proceso") está desactivado mientras está activado el programa de refrigeración rápida.

6 Funcionamiento



Si se utiliza el programa de refrigeración rápida, se indicará la temperatura del vaso de aluminio vacío. Si después de un ciclo "RAPID_TEMP" se introducen en los vasos muestras que no han sido previamente refrigeradas, se producirá una diferencia individual entre la temperatura indicada y la temperatura real de las muestras.

Indicador de progreso

El indicador de progreso proporciona una vista general rápida sobre el tiempo de funcionamiento residual del centrifugado en curso. Para ello se muestran en el campo del programa una barra de progreso verde y una indicación del porcentaje.



Fig. 19: Indicador de progreso durante un centrifugado

Después del centrifugado, el indicador de progreso seguirá indicando 100 % hasta que


- se abra la tapa,
- se modifique un parámetro del ciclo,
- se cargue, guarde o elimine un programa o
- se inicie un nuevo centrifugado.

6.3.2.6 Menú "Biblioteca de procesos"

La biblioteca de procesos se abre a través del símbolo "📖" en la barra de menús y muestra al usuario una vista general de sus programas almacenados en forma de procesos.

Los procesos se indican con nombre, ACR, tiempo de ejecución y temperatura (excepción: no se indica el programa "RAPID_TEMP").

El orden de los procesos corresponde a sus posiciones de memoria en la lista de programas. No se indican las posiciones de programa vacías. Si se han almacenado más de 11 programas, será posible desplazarse en la lista.

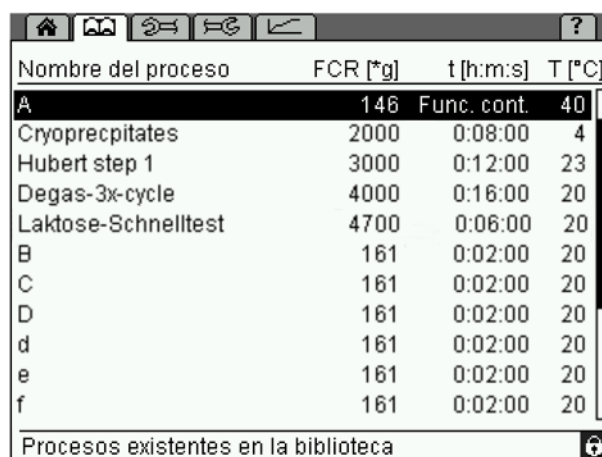

Nombre del proceso	FCR [*g]	t [h:m:s]	T [°C]
A	146	Func. cont.	40
Cryoprecipitates	2000	0:08:00	4
Hubert step 1	3000	0:12:00	23
Degas-3x-cycle	4000	0:16:00	20
Laktose-Schnelltest	4700	0:06:00	20
B	161	0:02:00	20
C	161	0:02:00	20
D	161	0:02:00	20
d	161	0:02:00	20
e	161	0:02:00	20
f	161	0:02:00	20

Procesos existentes en la biblioteca

Fig. 20: Menú "Biblioteca de procesos"

Cargar proceso

- Girando el botón de función, seleccione el proceso que desee de la biblioteca de procesos y pulse el botón de función para confirmarlo.

El proceso se carga, la pantalla cambia al menú de inicio 🏠.

Iniciar proceso

- Girando el botón de función, seleccione el proceso que desee de la biblioteca de procesos y pulse la tecla de inicio.

El proceso se carga e inicia, la pantalla cambia al menú de inicio 🏠.

6 Funcionamiento

6.3.2.7 Menú "Parámetros"

El menú de parámetros se representa en la barra de menús con el símbolo "☰". Aquí se especifican las condiciones para el centrifugado que controlan el proceso y regulan la protección de acceso a la centrifugadora.

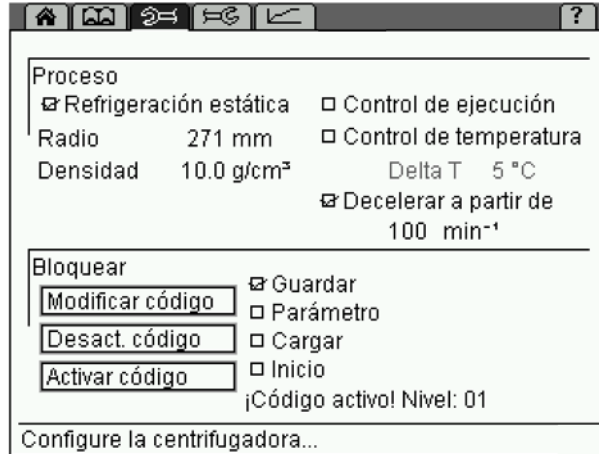


Fig. 21: Menú "Parámetros"

Proceso

Refrigeración estática

En función de las sustancias que se deben centrifugar, puede ser útil efectuar una prerrefrigeración de la centrifugadora. Mediante la prerrefrigeración se evita que las muestras refrigeradas se calienten en la centrifugadora no refrigerada a una temperatura no permitida.

Si la refrigeración estática está activada, la prerrefrigeración se iniciará después de encender la centrifugadora. En el campo de tiempo de ejecución aparecerá el símbolo "❄". La tapa debe estar cerrada.



PRECAUCIÓN

El aire estancado en la cámara del rotor falsea el comportamiento de medición y regulación y provoca la congelación del compresor. A temperaturas inferiores a 0 °C los líquidos acuosos se congelan y no es posible realizar una sedimentación.

¡No ajustar el rotor parado a temperaturas inferiores a 0 °C!



NOTA

La centrifugadora está equipada con el programa "RAPID_TEMP" que prerrefrigera rápidamente la cámara del rotor en condiciones de funcionamiento especificadas (ver capítulo 6.3.2.5 - "Menú "Inicio"", Lista de programas).

Radio

El radio determina el valor de la aceleración centrífuga (ACR) a la que está expuesta la muestra. Por defecto se muestra el valor máximo de ACR. Si el valor se reduce manualmente, aparecerá en el campo de ACR una flecha dirigida hacia abajo "↓".

Densidad

Esta configuración es útil para recipientes de vidrio. Si la densidad del líquido que se debe centrifugar es superior a 1,2 g/cm³, el valor se debe ajustar manualmente para que el recipiente de vidrio no se rompa. De esta forma se reduce la velocidad final máxima posible (ver cap. 2.2.2.2 - "Densidad"). En el campo de velocidad de rotación se representa la reducción mediante una flecha dirigida hacia abajo "↓". Es posible utilizar un valor entre 1,2 y 10,0 g/cm³.

Control de ejecución

El control de ejecución permite comprobar de forma continua los parámetros "Velocidad de rotación" y "Tiempo de ejecución" durante el centrifugado.

- Active el control de ejecución mediante un clic.



Si la función se activa durante un ciclo de centrifugado, el control de ejecución solo comenzará cuando se inicie el ciclo siguiente.

El control de ejecución compara las revoluciones del ciclo actual con los valores comparativos almacenados en la unidad de control y emite un mensaje correspondiente después de cada ciclo.

El tiempo de ejecución se considerará incorrecto si el ciclo se ha interrumpido de forma prematura.

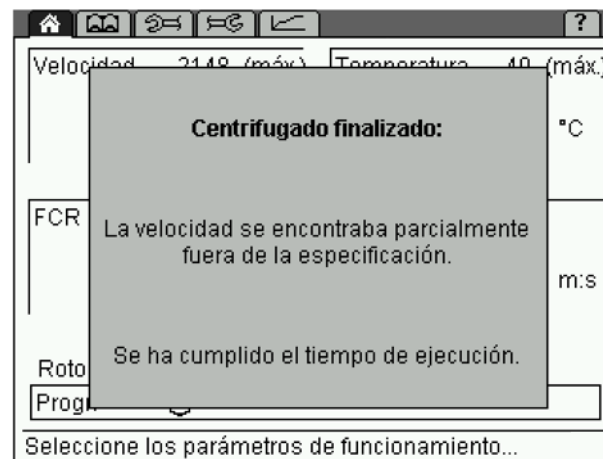


Fig. 22: Ejemplo de un mensaje relativo al control de ejecución



Si el control de ejecución se utiliza en combinación con curvas libres de aceleración o frenado, podrían producirse mensajes de error injustificados en casos aislados.

6 Funcionamiento

Control de temperatura

La unidad de control dispone de un control de temperatura que parará la centrifugadora y emitirá un mensaje de error si se producen desviaciones de una diferencia de temperatura ajustable con respecto al valor nominal.

- Active el control de temperatura mediante un clic.
- Ajuste el valor límite deseado "Delta T" en pasos de 1 °C o 1 °F y confírmelo.

Si el control de la temperatura está activado, aparecerá en la indicación de temperatura del menú de inicio el signo "±".

Ahora, la centrifugadora solo se podrá iniciar si la temperatura actual se encuentra en el intervalo entre la temperatura preseleccionada en el menú de inicio y el valor "Delta T".

Si durante el centrifugado la temperatura excede este intervalo, se emitirá un mensaje de error y la centrifugadora se frenará hasta pararse.



El control de la temperatura Delta T está desactivado mientras está activado el programa de refrigeración rápida (ver capítulo 6.3.2.5 - "Menú "Inicio"/ "Programa de refrigeración rápida "RAPID_TEMP").

Decelerar a partir de...

Si está activada esta función, el freno se desactivará si no se alcanzan las revoluciones introducidas, de forma que el rotor se detendrá por inercia.



¡La parada por inercia, sobre todo con rotores pesados y velocidad elevada puede tardar mucho tiempo! (En función del rotor y de la carga, deceleración de aprox. 0,5 hasta 1 min⁻¹ por segundo)

Si está activada la parada por inercia, detrás de la indicación de la curva de frenado se mostrará "+0".

- Es posible interrumpir la parada por inercia mediante una parada rápida o reiniciando la centrifugadora.


Bloquear

Para prevenir un uso no autorizado de la centrifugadora se pueden bloquear las funciones siguientes:

- Guardar un programa (Nivel 01)
- Modificación de los parámetros, ciclo corto (Nivel 02)
- Cargar un programa (Nivel 03)
- Tecla de inicio (Nivel 04)

Bloquear una función

- Seleccione la función que desee bloquear. También se activarán automáticamente los niveles inferiores (p. ej., al activar la función "Parámetros" también se marcará con una marca de verificación la función "Guardar").
- Pulse el botón "Activar código".
- Introduzca el código de cuatro cifras y confirme la entrada.

Ahora, el bloqueo está activo. En la barra de estado aparece el símbolo  " y se indica el nivel del bloqueo.

Si se realizan ahora modificaciones, se consultará el código introducido antes de cada ejecución.

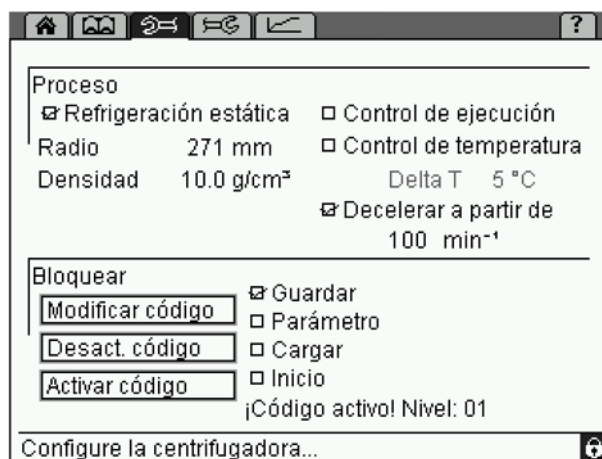


Fig. 23: Menú "Parámetros" con bloqueo activo (nivel 01)

Anular un bloqueo

- Pulse el botón "Desactivar código".
- Introduzca el código y confirme la entrada.

Ahora el bloqueo está anulado.

Cambiar el código

- Pulse el botón "Cambiar código".
- Introduzca el código antiguo y confirme la entrada.
- Introduzca el código nuevo.
- Introduzca el código por segunda vez para verificarlo.

Ahora el código se ha cambiado.

6 Funcionamiento

6.3.2.8 Menú "Configuración"

En el menú "Configuración", representado con el símbolo "⚙️" en la barra de menús, se pueden realizar los ajustes básicos de control. De este modo conseguirá una adaptación óptima al campo de aplicación de la centrifugadora.

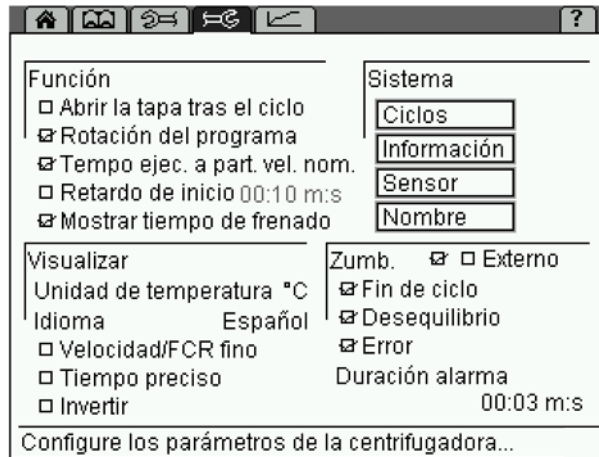


Fig. 24: Menú "Configuración"

Funcionamiento

Abrir la tapa tras el ciclo

La apertura automática de la tapa abre la tapa una vez que se ha parado el rotor.



PRECAUCIÓN

Si la tapa está abierta, la refrigeración no estará activa. ¡Las muestras introducidas pueden calentarse!

Rotación del programa

Ver al respecto capítulo 6.3.3.5 - "Rotación automática del programa".

Tiempo a partir de velocidad nominal

Si esta función está activada, solo se medirá el tiempo de ejecución cuando se haya alcanzado la velocidad nominal. En el menú de inicio aparecerá el símbolo "⌚" en el campo del tiempo de ejecución.



NOTA

En el funcionamiento con programas, esta función se puede guardar por separado para cada programa. El símbolo "⌚" se mostrará entonces en la indicación detallada del programa.

Retardo de inicio

Si está activado el retardo de inicio, la centrifugadora solo se iniciará cuando haya transcurrido el tiempo preseleccionado. En la indicación del tiempo de ejecución aparecerá el símbolo "⌚".

Mostrar tiempo de frenado

En modo activado se indica el tiempo de frenado durante y después del frenado, en lugar del tiempo de ejecución. Debajo de la indicación del tiempo aparece el símbolo "⌚". Durante el frenado, el símbolo parpadea; cuando haya finalizado el frenado, el símbolo estará siempre visible.

Indicación

Unidad de temperatura

La temperatura se indica en °C (grados centígrados) o °F (grados Fahrenheit).

Idioma

La unidad de control se puede utilizar en distintos idiomas.

Si por descuido se ajusta un idioma desconocido, puede cambiarlo desde cualquier pantalla:

- Pulse y mantenga pulsada la tecla de parada.
- Gire el botón de función un punto de enclavamiento hacia la izquierda y después un punto de enclavamiento hacia la derecha.
- Suelte la tecla de parada. Aparecerá la ventana "Idioma".
- Seleccione el idioma deseado.

Velocidad/ACR precisa y tiempo preciso

Esta opción de menú permite preseleccionar la velocidad nominal en incrementos de 1 min⁻¹ (en lugar de 100 min⁻¹), la ACR en incrementos de 1 x g (en lugar de 10 x g) y el tiempo nominal en incrementos de 1 min o 1 s (en lugar de 10 min o 10 s).



Independientemente del ajuste preciso, los incrementos aumentan si el botón de función se gira rápidamente.

Invertir

Si se activa esta función, la indicación cambiará del ajuste predeterminado con fondo claro y caracteres oscuros a un fondo oscuro y caracteres claros.

6 Funcionamiento

Sistema

Ciclos

Aquí se indican el número de ciclos y el tiempo de ejecución del rotor insertado y de los vasos.

Información

Esta opción muestra información sobre las versiones del software utilizadas en esta centrifugadora.

Sensor

El modo de sensor está reservado al personal de servicio técnico.



En las opciones de menú "Ciclos", "Información" y "Sensor" no se pueden introducir ni modificar valores.

Nombre

En este campo se asigna un identificador a la centrifugadora.

- Podrá introducir las letras y los signos cuando el cursor parpadee en el campo de texto. Gire el botón de función para seleccionar la letra correspondiente, púselo para confirmar la entrada. Vuelva a pulsarlo para introducir la letra siguiente. Seleccione la tecla de flecha para borrar el último carácter introducido. Se dispone de como máximo 19 caracteres.
- Cuando haya introducido el nombre completo, seleccione la opción "Aceptar" y confirme la entrada.

Zumbador (señal)

Con esta función se ajusta una señal de advertencia acústica para

- Fin de ciclo,
- mensaje de desequilibrio,
- mensaje de error.

Es posible especificar la duración de la señal de advertencia.

Externo

Esta función solo está disponible si la centrifugadora dispone de la opción para la introducción y transmisión de datos (señal externa, conmutador sin potencial) (ver cap. 6.3.4 - "Opciones para la introducción y transmisión de datos").

6.3.2.9 Menú "Curva"

En este menú se pueden crear y editar curvas de aceleración y de frenado (teniendo en cuenta algunas limitaciones) (ver cap. 11.3 - "Curvas de aceleración y de frenado"). Se representa en la barra de menús con el símbolo "⏏".

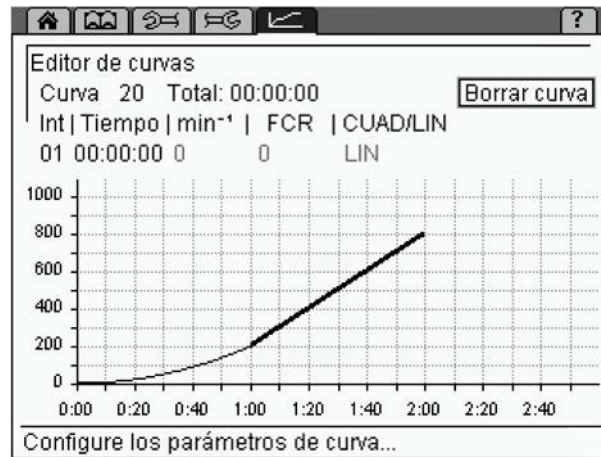


Fig. 25: Menú "Curva"

Crear o modificar una curva de aceleración



Durante la ejecución de un ciclo las curvas solo se pueden visualizar. No se pueden modificar o eliminar.

- Abra el menú "Curva". Se muestra el editor de curvas.
- Seleccione en el campo de entrada "Curva" un número de curva de 20 a 29. En los números de curva ya asignados se mostrará la curva almacenada.
- En el campo de entrada "Int" se especifica el número de intervalo del proceso. Para cada curva se pueden introducir un máximo de diez intervalos.
- Introduzca en el campo de entrada "Tiempo" la duración del intervalo actual (teniendo en cuenta las limitaciones) (ver abajo).
- Introduzca en "min⁻¹" o "ACR" la aceleración deseada (teniendo en cuenta las limitaciones) (ver abajo). Los valores dependen unos de otros.
- En el primer intervalo podrá seleccionar en "CUAD/LIN" entre un aumento lineal o cuadrático. Todos los demás intervalos son lineales.

En "Total" se indicará el tiempo de ejecución total del proceso. El tiempo de ejecución total de una curva depende de la pendiente de la curva y de la velocidad final del rotor.



Solo se puede modificar posteriormente el último intervalo de la curva.

6 Funcionamiento

Restricciones

- Las curvas de frenado y de aceleración pueden incluir intervalos con pendiente positiva y negativa, así como con pendiente 0.
- La pendiente de los intervalos de curva debe ser como mínimo de $1 \text{ min}^{-1}/\text{s}$ y como máximo de $1000 \text{ min}^{-1}/\text{s}$.
- Los intervalos de curva cuadráticos solo son posibles entre 0 y un máximo de 1000 min^{-1} . Si se selecciona una velocidad final $> 1000 \text{ min}^{-1}$, este intervalo cambiará automáticamente a uno lineal por encima de 1000 min^{-1} .
- El tiempo de ejecución posible resulta de la velocidad máxima posible (en función del rotor) y de la limitación de la pendiente.

Ejemplo 1: Velocidad inicial 0 min^{-1} , velocidad final 100 min^{-1} , no es posible un tiempo de ejecución de 1 hora debido a que la pendiente necesaria sería $< 0,03 \text{ min}^{-1}$ y se encontraría fuera del intervalo definido.

Ejemplo 2: Velocidad inicial 0 min^{-1} , velocidad final 15000 min^{-1} , no es posible un tiempo de ejecución de 10 segundos debido a que la pendiente necesaria sería 1500 min^{-1} y se encontraría fuera del intervalo definido.

6.3.2.10 Menú "Ayuda"

La función de ayuda se representa en la barra de menús con el símbolo "?" y muestra una descripción de la curva para los elementos de control de la opción seleccionada.

Activar y desactivar la función de ayuda

- Seleccione el signo de interrogación en la barra de menús y pulse el botón de función.
- Para cerrar la función de ayuda, vuelva a seleccionar el signo de interrogación y pulse de nuevo el botón de función.

Aunque la función de ayuda esté activada, se pueden seguir modificando los parámetros.

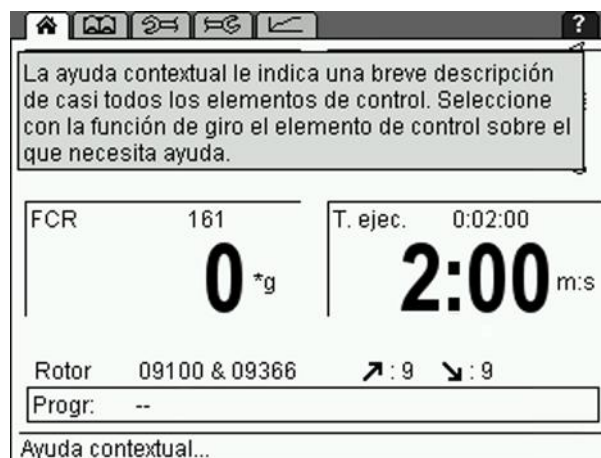


Fig. 26: Menú "Ayuda"

6.3.2.11 Cambio del contraste

Para cambiar el contraste:

- Mantenga pulsada la tecla de parada y gire el botón de función un punto de enclavamiento hacia la izquierda. Tras soltar la tecla de parada aparecerá un cuadro de diálogo.
- Reajuste el contraste de la pantalla y confirme el cambio.



Fig. 27: Cuadro de diálogo para el ajuste del contraste

6.3.3 Funcionamiento con programas


En un programa se reúnen y almacenan todos los datos esenciales para una secuencia de centrifugado, lo que permite reproducir determinados resultados de sedimentación en condiciones idénticas.

Los programas se pueden cargar, ejecutar, modificar y eliminar cuando la centrifugadora esté parada.

Se pueden guardar hasta 60 programas con los códigos 1 - 60. El programa "RAPID_TEMP" no ocupa ninguna posición de memoria y no se puede eliminar. Sirve para ajustar la temperatura de la centrifugadora sin recipientes.

La indicación de programa "--" significa que los valores ajustados en ese momento no corresponden a un programa almacenado.

Con un código también es posible proteger todos los programas contra el uso, la modificación o la eliminación no autorizados (ver cap. 6.3.2.7 - "Menú "Parámetros"").

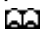Todos los programas almacenados se indican en el menú "Biblioteca de procesos" .

6 Funcionamiento

6.3.3.1 Guardar programa

- Introduzca todos los parámetros que debe contener el programa.
- Seleccione en el menú de inicio 🏠 la opción "Progr" y confírmela. Se muestra la lista de programas.
- Seleccione en la lista de programas una posición de memoria.
- Guarde el programa con el nombre deseado. Podrá introducir las letras y los signos cuando el cursor parpadee en el campo de texto.
 - Gire el botón de función para seleccionar una letra, pulse el botón para confirmar y seleccione la letra siguiente.
 - Seleccione la tecla de flecha ← para borrar el último carácter introducido.
- Cuando haya introducido el nombre de programa completo, seleccione "Aceptar" y confirme.

El programa queda almacenado y la pantalla cambia al menú de inicio.



Fig. 28: Asignación de un nombre de programa antes del archivado

6.3.3.2 Cargar programa

- Seleccione en el menú de inicio 🏠 la opción "Progr" y pulse el botón de función para confirmar. Aparecerá la lista de programas.
 - Seleccione el programa que desee de la lista de programas y pulse el botón de función para confirmarlo.
- O
- Abra la biblioteca de procesos, seleccione el programa que desee y pulse el botón de función para confirmarlo.

El programa está cargado y la pantalla cambia al menú de inicio.

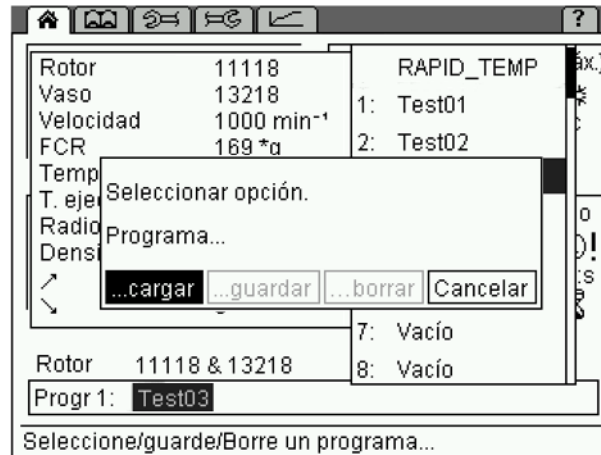





Fig. 29: Cargar un programa

6.3.3.3 Ejecutar programa

- Seleccione en el menú de inicio  la opción "Progr" y pulse el botón de función para confirmar. Se muestra la lista de programas.
- Seleccione el programa que desee de la lista de programas y pulse el botón de función para confirmarlo.
- Pulse la tecla de inicio.
- o
- Abra la biblioteca de procesos , seleccione el programa que desee y pulse la tecla de inicio.

El programa se ejecuta y la pantalla cambia al menú de inicio.

6.3.3.4 Eliminar programa

- Seleccione en el menú de inicio  la opción "Progr" y confírmela. Se muestra la lista de programas.
- Seleccione el programa que desee borrar.
- Seleccione la opción de menú "borrar" y confirme.

El programa se ha borrado y la pantalla cambia al menú de inicio.

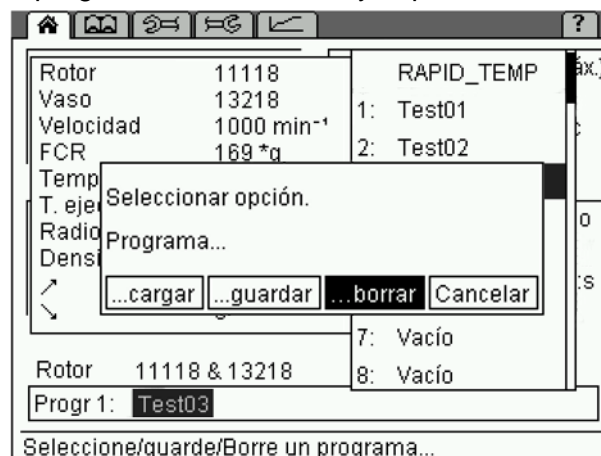



Fig. 30: Borrar un programa

6 Funcionamiento

6.3.3.5 Rotación automática del programa

Mediante la rotación automática del programa se pueden ejecutar sucesivamente diferentes programas.

- Active en el menú de configuración  la función "Rotación automática del programa".

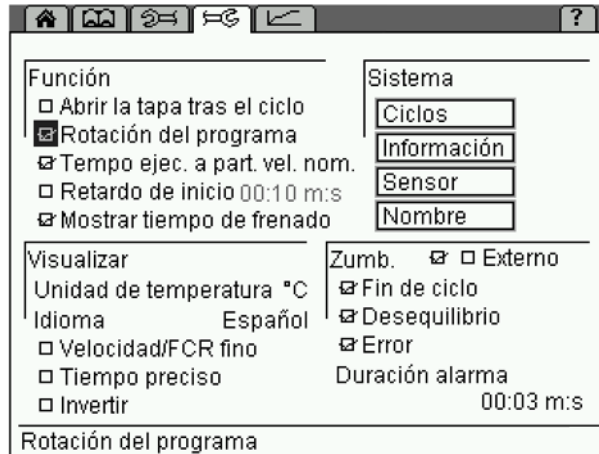


Fig. 31: Función "Rotación automática del programa"

Si se carga un programa con la rotación automática del programa activada, este programa se ajustará como programa de inicio para la rotación. Cuando finalice el programa, se cargará automáticamente el programa siguiente de la lista de programas. La rotación siempre se realizará hasta el siguiente campo vacío y volverá a iniciarse desde el principio (ver figura siguiente):

Ejemplo 1: Carga de la Muestra4

Rotación: Muestra4, Muestra5, Muestra6, Muestra4,...

Ejemplo 2: Carga de la Muestra5

Rotación: Muestra5, Muestra6, Muestra5,...



Fig. 32: Rotación automática del programa

Si está activada la rotación del programa, se mostrará en el menú de inicio la flecha "↻" en la línea de programa.

6.3.4 Opciones para la introducción y transmisión de datos

- Conexión para interfaz de serie (según el modelo, en parte integrada de fábrica).
- Señal externa activa CC 24 V, máx. 0,5 A (n.º de pedido 17701)
- Conmutador sin potencial máx. CA 250V, 6 A (n.º de pedido 17702)

6.4 Apagado

- Abra la centrifugadora cuando no la utilice para que pueda evaporarse la posible humedad existente.
- Apague la centrifugadora con el interruptor de red.

7 Fallos y localización de errores

7 Fallos y localización de errores

7.1 Fallos generales

Los fallos se indican por medio de un cuadro de diálogo. Si la señal acústica está activada, sonará cuando aparezca el mensaje de error.

- Subsane la causa del error (ver tablas más adelante).
- Confirme los mensajes de error con la tecla de la tapa.



Los mensajes de error se pueden ocultar pulsando la tecla de la tapa. El error no se borrará pero la centrifugadora se puede volver a utilizar.

Tipo de error	Posible causa	Solución
Ninguna indicación en la pantalla	No hay tensión de red	Comprobar fusible de red
	Enchufe de red no insertado	Insertar firmemente el enchufe de red
	Han saltado los fusibles	Activar los fusibles (ver cap. 5.2.1 - "Tipo de conexión")
	Interruptor de red apagado	Encender el interruptor de red
La centrifugadora no se pone en marcha: No está encendido el LED de la tecla de inicio	Varias	Encender/apagar la alimentación de red. Si el error vuelve a aparecer, avisar al servicio técnico
La centrifugadora no se pone en marcha: El LED de la tecla de la tapa parpadea	Un cierre de la tapa no está correctamente cerrado	Abrir y cerrar la tapa. Si el error vuelve a aparecer, avisar al servicio técnico
La centrifugadora frena durante el ciclo	Breve caída de la red	Pulsar la tecla de inicio para volver a iniciar el ciclo
	Error del sistema	Encender/apagar la alimentación de red. Si el error vuelve a aparecer, avisar al servicio técnico
La centrifugadora frena durante el ciclo, aparece el cuadro de diálogo de desequilibrio	<ul style="list-style-type: none"> – Carga desigual – La centrifugadora está inclinada – Fallo en el accionamiento – La centrifugadora se ha movido durante el ciclo 	Solucionar el desequilibrio y reiniciar. Si el error vuelve a aparecer, avisar al servicio técnico
	– Perno portador no engrasado	Limpiar y engrasar el perno portador
No es posible abrir la tapa	Los cierres de la tapa no se han desbloqueado correctamente	Desbloquear la tapa manualmente (ver cap. 7.1.1 - "Desbloqueo de emergencia de la tapa") y avisar al servicio técnico
	La junta se pega	Limpiar la junta de la tapa y frotarla con polvos de talco
No se alcanza el valor de temperatura (solo para centrifugadoras de refrigeración)	Condensador sucio	Limpiar el condensador Si el error vuelve a aparecer, avisar al servicio técnico

7.1.1 Desbloqueo de emergencia de la tapa

Por ejemplo en caso de caída de la corriente existe la posibilidad de abrir la tapa de la centrifugadora manualmente.

- Apague la centrifugadora con el interruptor de red y extraiga el enchufe de red.
- Haga palanca, p. ej., con un destornillador, y extraiga el obturador situado en el revestimiento lateral (ver figura, Pos. 1).



Fig. 33: Posición del orificio para el desbloqueo de emergencia

- Para desbloquear el mecanismo, tire primero del cordón rojo y a continuación desbloquee el cierre con el cordón blanco. La tapa se abre.
- A continuación, vuelva a colocar el obturador y confirme el mensaje de error encendiendo/apagando el aparato con el interruptor de red. La tapa se puede volver a cerrar aprox. 10 segundos después de confirmar el mensaje.



ADVERTENCIA

La tapa solo se debe desbloquear y abrir si el rotor está parado.

Si la tapa se abre mediante el desbloqueo de emergencia durante el funcionamiento, la centrifugadora se apagará inmediatamente y se detendrá por inercia.

7 Fallos y localización de errores

7.2 Tabla de mensajes de error

N.º de fallo	Tipo de error	Soluciones	Comentario
1-9	Error del sistema	<ul style="list-style-type: none"> Dejar que se pare por inercia Encender/apagar la alimentación de red 	Con todos los errores, la centrifugadora se para o se detiene por inercia
10-19	Error del tacómetro	<ul style="list-style-type: none"> Dejar que se pare por inercia Encender/apagar la alimentación de red 	
20-29	Error del motor	<ul style="list-style-type: none"> Apagar la alimentación de red Asegurar la ventilación 	
30-39	Error en EEPROM	<ul style="list-style-type: none"> Dejar que se pare por inercia Encender/apagar la alimentación de red 	Con los errores 34,35,36 parada; con los errores 37,38 mensaje
40-45	Error de temperatura (solo para centrifugadoras de refrigeración)	<ul style="list-style-type: none"> Dejar que se pare por inercia Apagar la alimentación de red Dejar enfriar Mejorar la ventilación (en el caso de centrifugadoras refrigeradas por aire) Garantizar un caudal de agua suficiente (en el caso de centrifugadoras refrigeradas por agua) 	
46-49	Error de desequilibrio (solo para centrifugadoras con detección de desequilibrio)	<ul style="list-style-type: none"> Dejar que se pare por inercia Apagar la alimentación de red Solucionar el desequilibrio 	
50-59	Error de tapa	<ul style="list-style-type: none"> Pulsar la tecla de la tapa Cerrar la tapa Extraer el cuerpo extraño del orificio del émbolo 	Si se producen los errores 50 y 51, la centrifugadora se para
60-69	Error de procesamiento	<ul style="list-style-type: none"> Dejar que se pare por inercia Encender/apagar la alimentación de red 	60 "Caída de corriente durante el ciclo"; 61 "Parada tras encender la alimentación de red"
70-79	Error de comunicación	<ul style="list-style-type: none"> Dejar que se pare por inercia Encender/apagar la alimentación de red 	
80-89	Error de parámetro	<ul style="list-style-type: none"> Apagar la alimentación de red Dejar enfriar Mejorar la ventilación 	Si se produce el error 83, solo mensaje
90-99	Otros errores	<ul style="list-style-type: none"> Comprobar conexiones Garantizar un caudal de agua suficiente (en el caso de centrifugadoras refrigeradas por agua) 	



Si no se pueden solucionar los errores: ¡Informe al servicio técnico!

7.3 Contacto en caso de problemas técnicos

Para preguntas, fallos o consultas sobre repuestos:

desde Alemania:

Póngase en contacto con

Sigma Laborzentrifugen GmbH
An der Unteren Söse 50
37520 Osterode (Alemania)
Tel. +49 (0) 55 22 / 50 07-44 44
E-mail: support.lab@sigma-zentrifugen.de

desde fuera de Alemania:

Póngase en contacto con nuestra sucursal en su país. Encontrará la dirección en www.sigma-zentrifugen.de → [Socios comerciales]



NOTA

- Si utiliza el servicio de atención al cliente, indique siempre el tipo de centrifugadora y el número de fábrica.

8 Mantenimiento y reparación

8 Mantenimiento y reparación

La centrifugadora, el rotor y los accesorios están expuestos a grandes cargas mecánicas. Un cuidadoso mantenimiento por parte del usuario prolonga la vida útil y evita averías prematuras.



PRECAUCIÓN

Si debido a un mantenimiento insuficiente se forma corrosión o se producen daños consecuenciales, no se podrá hacer responsable de ello al fabricante ni reclamarle derechos de garantía.

- Para limpiar la centrifugadora y los accesorios utilice agua jabonosa u otros productos de limpieza suaves solubles en agua con un pH entre 6 y 8 (ver también capítulo 8.2 - "Esterilización y desinfección de la cámara del rotor y los accesorios").
- No utilice sustancias corrosivas ni agresivas.
- No utilice disolventes.
- No utilice productos con componentes abrasivos o excoriantes.
- Las centrifugadoras y los rotores no se deben exponer a radiación UV intensa (p. ej., radiación solar) ni a cargas térmicas (p. ej., por fuentes de calor).

8.1 Tareas de mantenimiento

8.1.1 Centrifugadora

- Antes de limpiar la centrifugadora debe extraer el enchufe de red.
- Elimine meticulosamente con un paño los líquidos como agua, disolventes, ácidos y bases de la cámara del rotor. De este modo evitará que se dañen los rodamientos del motor.
- En caso de contaminación del interior de la centrifugadora con sustancias tóxicas, radioactivas o patógenas, límpielo inmediatamente con un producto descontaminante adecuado (en función del tipo de contaminación).



ADVERTENCIA

Por seguridad propia es imprescindible observar las medidas de precaución correspondientes si existe peligro de contaminación tóxica, radioactiva o por patógenos.

- Después de cada limpieza, engrase ligeramente el eje del motor con grasa de alto rendimiento para pernos de soporte (n.º de pedido 71401) y extienda la grasa con un paño hasta dejar una capa fina.

8.1.1.1 Condensador (solo para centrifugadoras de refrigeración con sistema de refrigeración por aire)

Para enfriar el refrigerante comprimido por el grupo refrigerador, en las centrifugadoras refrigeradas por aire se utiliza un condensador laminado (licuador).

El polvo y la suciedad obstaculizan la refrigeración por el flujo de aire. La capa de polvo sobre los tubos del condensador y las láminas reduce el intercambio de calor y por consiguiente el rendimiento de la máquina refrigeradora.

Por ello, el lugar de instalación debe ser lo más limpio posible.

- Compruebe como mínimo una vez al mes si el condensador está sucio y límpielo en caso necesario.
- Si tiene preguntas, póngase en contacto con el departamento de servicio técnico de Sigma (ver cap. 7.3 - "Contacto en caso de problemas técnicos").

8.1.2 Accesorios**PRECAUCIÓN**

Es imprescindible tener en cuenta las medidas de precaución especiales durante el mantenimiento de los accesorios.

¡En este caso se trata de medidas para garantizar la seguridad durante el funcionamiento!

- Los líquidos que pueden causar corrosión se deben eliminar sin demora del rotor, el vaso y los accesorios con agua corriente. Para limpiar los orificios de los rotores angulares utilice un cepillo para tubos de ensayo. A continuación, deje que el rotor se seque completamente boca abajo.
- Limpie los accesorios fuera de la centrifugadora; lo ideal es hacerlo después de cada uso, pero como mínimo debe hacerse una vez a la semana. Extraiga para ello los adaptadores existentes.

**PRECAUCIÓN****¡No limpie nunca los accesorios en el lavavajillas!**

En el lavavajillas se elimina la capa de eloxal; el resultado es la formación de grietas en los puntos expuestos a cargas.

- En caso de contaminación tóxica, radioactiva o por patógenos, los rotores y accesorios se deben limpiar inmediatamente con un producto descontaminante adecuado (en función del tipo de contaminación). Por seguridad propia es imprescindible observar las medidas de precaución correspondientes si existe peligro de contaminación tóxica, radioactiva o por patógenos.
- En caso necesario, seque los accesorios con un paño suave o en el armario de secado a aprox. 50 °C.

8 Mantenimiento y reparación

8.1.2.1 Accesorios de plástico

A mayor temperatura (p. ej., durante el secado) se reduce la resistencia de los plásticos frente a los productos químicos (ver cap. 11.5 - "Tabla de resistencias").

- Limpie cuidadosamente los accesorios de plástico cuando haya trabajado con disolventes, ácidos o bases.



ADVERTENCIA

¡Los accesorios de plástico no se deben engrasar!

8.1.3 Rotor, vasos y soportes múltiples

El rotor, los vasos y los soportes múltiples se han fabricado con máxima precisión para poder resistir las elevadas cargas permanentes de su campo de aplicación en combinación con campos gravitatorios intensos. Las reacciones químicas y la corrosión por presión (combinación de distintas presiones y reacción química) pueden atacar o destruir la estructura de los metales. Las grietas prácticamente indetectables en la superficie aumentan de tamaño y debilitan el material sin presentar signos claramente visibles.

- Por consiguiente, el material se debe comprobar periódicamente (como mínimo una vez al mes) con respecto a
 - la formación de grietas
 - alteraciones visibles de la estructura en la superficie
 - puntos de presión
 - signos de corrosión
 - otras alteraciones.
- Compruebe los orificios de los rotores y de los soportes múltiples.
- Por su propia seguridad, sustituya sin demora los componentes dañados.
- Después de cada limpieza, engrase ligeramente el tornillo de fijación del rotor con grasa de alto rendimiento para pernos de soporte (n.º de pedido 71401) y extienda la grasa con un paño hasta dejar una capa fina.

8.1.3.1 Pernos de soporte de los rotores oscilantes
Rotores con recubrimiento del rotor Sigma Comfort


Los pernos de soporte de algunos rotores basculantes están provistos de un revestimiento deslizante. El recubrimiento reduce la fricción entre los vasos y los pernos.

Los pernos no requieren engrasado durante toda la vida útil del recubrimiento (ver cap. 3.6.7.3 - "Vida útil del recubrimiento del rotor Sigma Comfort")!

Todos los rotores basculantes con recubrimiento Comfort están identificados con una "C" detrás del número de artículo (ver cap. 3.6.7 - "Seguridad de los rotores y accesorios").



Una lista de los rotores disponibles con recubrimiento Comfort e información sobre la vida útil del recubrimiento figura en el documento "Recubrimiento Sigma Comfort", que se adjunta a cada rotor con recubrimiento deslizante.

Rotores sin recubrimiento del rotor Sigma Comfort

En los rotores que no disponen o ya no disponen de recubrimiento deslizante se deben engrasar los pernos de soporte. Solo así se garantiza una oscilación uniforme de los vasos y por consiguiente un funcionamiento suave de la centrifugadora. Los pernos de soporte insuficientemente engrasados pueden provocar la desconexión por desequilibrio.

- Limpie el perno de soporte y la ranura del vaso para eliminar la grasa para pernos de soporte usada.
- Aplique una pequeña cantidad de grasa de alto rendimiento para pernos de soporte (n.º de pedido 71401, ver figura siguiente) a los dos pernos de soporte de un vaso.



Fig. 1: Cantidad suficiente de grasa para pernos de soporte para un perno

- Inserte el vaso y desplácelo manualmente una vez hasta la posición de oscilación y de vuelta a la posición de inicio, para distribuir la grasa.
- Repita el procedimiento en todas las demás posiciones del vaso.

8 Mantenimiento y reparación

8.1.4 Rotura de vidrio



PRECAUCIÓN

Si se rompe un vidrio se deben eliminar inmediatamente todos los fragmentos (p. ej., con una aspiradora). Las piezas insertadas de goma se deben sustituir, ya que incluso con una limpieza meticulosa resulta imposible eliminar todas las partículas de vidrio.

Los fragmentos de vidrio dañan el recubrimiento superficial (p. ej., capa de eloxal) de los vasos y se produce corrosión.

Los fragmentos de vidrio en las piezas insertadas de goma de los vasos provocan a su vez que se rompan otros vidrios.

Los fragmentos de vidrio en el cojinete giratorio de los pernos de soporte impiden una oscilación uniforme de los vasos y los soportes múltiples y se produce un desequilibrio.

Debido a la intensa circulación de aire en la cámara del rotor, los fragmentos de vidrio provocan la abrasión del metal. El fino polvo metálico no solo contamina intensamente la cámara del rotor, el rotor y las muestras, sino que también daña las superficies de los accesorios, los rotores y la cámara del rotor.

Eliminación de los pequeños fragmentos de vidrio y del polvo metálico de la cámara del rotor:

- Aplique una capa gruesa de vaselina o un producto similar en el tercio superior de la cámara del rotor.
- A continuación, haga girar el rotor durante unos minutos a una velocidad media (aprox. 2000 min⁻¹). Durante este procedimiento, el polvo y los fragmentos de vidrio se adhieren a la capa de grasa.
- A continuación, elimine con un paño la capa de grasa con el polvo y los fragmentos de vidrio.
- En caso necesario, repita el proceso.

8.2 Esterilización y desinfección de la cámara del rotor y los accesorios

- Utilice desinfectantes habituales en el comercio, como p. ej., Sagrotan[®], Buraton[®] o Terralin[®] (disponibles en farmacias o droguerías).
- La centrifugadora y los accesorios están compuestos por materiales diferentes. Se deben tener en cuenta las posibles incompatibilidades.
- Antes de utilizar productos de limpieza y desinfectantes distintos a los recomendados por nosotros, el usuario debe consultar al fabricante para asegurarse de que el procedimiento no daña la centrifugadora.
- Para la esterilización en autoclave se debe tener en cuenta la resistencia térmica permanente de los diferentes materiales (ver cap. 8.2.1 - "Esterilización en autoclave").

En caso de duda, consulte al fabricante (ver cap. 7.3 - "Contacto en caso de problemas técnicos").



PELIGRO

Si se utilizan sustancias peligrosas (p. ej., sustancias infecciosas y patógenas) es obligatorio desinfectar la centrifugadora y los accesorios.

8.2.1 Esterilización en autoclave

La vida útil de los accesorios depende en primer lugar de la frecuencia con la que se esterilizan en autoclave y se utilizan.

- Sustituya los accesorios inmediatamente cuando detecte los primeros signos de decoloración, alteración estructural, fugas, etc.
- Durante la esterilización en autoclave es imprescindible asegurarse de que las tapas no estén enroscadas en los recipientes para evitar que estos puedan deformarse.



No se puede descartar por completo que las piezas de plástico, p. ej., tapas o bastidores, se deformen durante la esterilización en autoclave.

Categoría	Tipo de accesorio	Abreviatura material	121 °C 20 min	134 °C 20 min	Notas
Rotores y tapas	Rotores de aluminio	AL	sí	sí	
	Rotores de polipropileno	PP	no	no	
	Tapas de policarbonato para rotores angulares	PC	no	no	
	Tapas de polialómero para rotores angulares	PA	no	no	
	Tapas de polisulfona para rotores angulares	PSU	sí	sí	máx. 100 ciclos
Vasos y tapas	Vasos de aluminio	AL	sí	sí	
	Vasos de poliamida	PA	no	no	13035, 13296, 13299
	Tapas de polifenilsulfona	PPSU	sí	sí	máx. 100 ciclos
	Tapas de polisulfona	PSU	sí	sí	máx. 100 ciclos
Adaptador	Soportes de polialómero	PA	no	no	
	Soportes de policarbonato	PC	no	no	
	Soportes de polipropileno	PP	no	no	
Recipientes	Recipientes y frascos de acero inoxidable	--	sí	no	
	Recipientes de vidrio	--	sí	sí	
	Recipientes de polietileno	PE	no	no	
	Recipientes de Polyflor	PF	sí	sí	máx. 100 ciclos
	Recipientes de policarbonato	PC	no	no	
	Recipientes de copolímero de polipropileno	PPCO	sí	no	máx. 20 ciclos
	Recipientes de poliestireno	PS	no	no	
Otros accesorios	Pesos de tara de acero inoxidable para sistemas de bolsas de sangre	--	sí	no	

8 Mantenimiento y reparación

8.3 Tareas de reparación



PELIGRO

Durante las tareas de reparación que requieren la retirada del revestimiento existe el peligro de sufrir una descarga eléctrica o lesiones mecánicas.

- Las tareas de reparación están reservadas exclusivamente al personal especializado cualificado.
- Una vez finalizada cada medida de mantenimiento, el personal especializado cualificado deberá llevar a cabo una inspección final de acuerdo con las normas correspondientes.

La centrifugadora está expuesta a grandes cargas mecánicas. Para resistir un uso intenso, durante la fabricación se utilizan componentes de alta calidad. No obstante, puede producirse un desgaste no apreciable desde el exterior. Sobre todo los componentes de goma que forman parte, entre otras cosas, de la suspensión del motor están sometidos a un proceso de envejecimiento.

Por consiguiente recomendamos hacer revisar la centrifugadora en el marco de una inspección por parte del fabricante una vez al año en estado operativo y cada tres años en estado desmontado. Los elementos de amortiguación del motor se deben sustituir a los tres años.

Este servicio también se puede acordar en el marco de un contrato de mantenimiento.

Información y citas:

en Alemania:

Póngase en contacto con
Sigma Laborzentrifugen GmbH
An der Unteren Söse 50
37520 Osterode (Deutschland)
Tel. +49 (0) 55 22 / 50 07-44 44
E-mail: support.lab@sigma-zentrifugen.de

desde fuera de Alemania:

Póngase en contacto con nuestra sucursal en su país.
Encontrará la dirección en
www.sigma-zentrifugen.de → [Socios comerciales]



NOTA

- Si utiliza el servicio de atención al cliente, indique siempre el tipo de centrifugadora y el número de fábrica.

8.4 Devolución de componentes defectuosos

A pesar del cuidado que ponemos en la fabricación de nuestros productos, de vez en cuando es necesario devolver el aparato o un accesorio al fabricante.

Para poder tramitar una devolución de centrifugadoras, repuestos o accesorios de forma rápida y económica necesitamos datos completos y exhaustivos sobre el proceso. Para ello, cumplimente cuidadosamente todos los formularios que se indican a continuación y envíenoslos junto con el producto a:

Sigma Laborzentrifugen GmbH
An der Unteren Söse 50
37520 Osterode (Alemania)

1. Certificado de inocuidad del operador (declaración de descontaminación)

Como empresa certificada y debido a las disposiciones legales relativas a la protección de nuestros empleados y del medio ambiente estamos obligados a documentar la inocuidad de todas las mercancías recibidas. Para ello necesitamos una declaración de descontaminación.

- El formulario debe ser rellenado en su totalidad y firmado por el personal especializado autorizado.
- Pegue el original de forma bien visible en el exterior del embalaje.



NOTA

¡Si no presenta una declaración de descontaminación, le devolveremos el componente/aparato para nuestro descargo!

2. Formulario para la devolución de componentes defectuosos

En este formulario se introducen los datos del producto. Estos facilitan la asignación y permiten una tramitación rápida de la devolución. Si devuelve varios componentes en un solo paquete, deberá adjuntar a cada componente defectuoso la correspondiente descripción del fallo.

- Es necesaria una descripción detallada del fallo para poder realizar la reparación de forma rápida y económica.



NOTA

Si no describe el fallo en el formulario, el reembolso o abono no será posible. En este caso nos reservamos el derecho a reenviarle el componente/aparato para nuestro descargo, haciéndose usted cargo de los costes.

- A petición elaboraremos un presupuesto antes de realizar la reparación. Le rogamos que lo confirme cómo máximo a los 14 días. Si tras 4 semanas todavía no hubiese sido confirmado el presupuesto, le devolveremos el componente/aparato defectuoso para nuestro descargo, facturándole los coste originados.

8 Mantenimiento y reparación



El componente/aparato defectuoso se debe embalar de forma segura para el transporte; lo ideal es utilizar para el aparato el embalaje original. Si el producto no se envía con un embalaje adecuado, el nuevo embalaje para el transporte de retorno se realizará a su cargo.

Los formularios están disponibles online para su descarga en www.sigma-zentrifugen.de/es.html → [Servicio] → [Reacondicionamiento y reparación].

9 Eliminación

9.1 Eliminación de la centrifugadora



- Las centrifugadoras Sigma están identificadas según la Directiva 2012/19/UE con el símbolo que aparece al lado. Significa que el aparato no se debe eliminar con la basura doméstica.
- La empresa Sigma Laborzentrifugen GmbH acepta la devolución gratuita de estas centrifugadoras.
- El usuario es responsable de que el aparato esté descontaminado. Se debe adjuntar una declaración de descontaminación cumplimentada (ver cap. 8.4 - "Devolución de componentes defectuosos").
- Se deben tener en cuenta las demás disposiciones nacionales.

9.2 Eliminación del embalaje

- El embalaje sirve para devolver la centrifugadora para su eliminación o el embalaje se debe reciclar por materiales.
- Se deben tener en cuenta las disposiciones nacionales.

10 Datos técnicos

10 Datos técnicos

Fabricante:	Sigma Laborzentrifugen GmbH An der Unteren Söse 50 37520 Osterode (Alemania)
Tipo:	3-18KS
<u>Datos de conexión</u> Conexión eléctrica: Clase de protección: Código IP: Consumo de potencia (kW): Disyuntor, térmico (A):	ver placa de características I 20 1,01 10,0 (con 220-240 V / 50/60 Hz) 16,0 (con 120 V / 60 Hz)
<u>Datos de rendimiento</u> Número máx. de revoluciones (min ⁻¹): Capacidad máx. (ml): Campo gravitatorio máx. (x g): Energía cinética máx. (Nm):	18.000 1.600 30.070 22.997
<u>Otros parámetros de ajuste</u> Rango de tiempo: Rango de temperatura: Posiciones de memoria:	10 sec – 99 h 59 min, ciclo corto, funcionamiento continuo -20 hasta +40 °C 60
<u>Datos físicos</u> Altura (mm): Altura con tapa abierta (mm): Anchura (mm): Profundidad (mm): Peso (kg): Nivel de ruido (dB(A)):	355 785 630 600 78 66 (con velocidad máx.)
<u>Datos medio refrigerante</u> Medio refrigerante: Potencial de Calentamiento Global (PCG): Volumen de llenado (kg): Presión máx. permitida (bar): Equivalente de CO ₂ (t):	R513A 631 0,405 23 0,256

10.1 Condiciones ambientales

- Los datos son válidos para una temperatura ambiente de +23 °C y una tensión nominal de ± 10 %. Las temperaturas mínimas son $\leq +4$ °C y dependen del tipo de rotor, de la velocidad de rotación y de la temperatura ambiente.



Con una tensión nominal de 100 V o 200 V se aplican tolerancias de +10 % / -5 %.

- Utilización solo en interiores.
- Temperatura ambiente permitida +5 °C hasta +35°C.
- Humedad relativa del aire máx. permitida 80 % de 5 a 31 °C, disminución lineal al 67% de humedad relativa del aire a 35°C.
- Altura máxima 2000 metros sobre el nivel del mar.

10.2 Documentación técnica

Por motivos de protección medioambiental no se ha adjuntado a este manual del operador la documentación técnica de esta centrifugadora (p. ej., esquemas de conexiones) ni las fichas de datos de seguridad de los fabricantes, p. ej., para lubricantes o refrigerantes.

Los documentos se pueden solicitar a nuestro departamento de servicio técnico.

11 Anexo

11 Anexo

11.1 Programa de accesorios

El programa completo de accesorios está disponible online para su descarga en www.sigma-zentrifugen.de.

11.1.1 Radios de los rotores

Las indicaciones de la tabla de accesorios relativas al radio hacen referencia a los valores representados del rotor correspondiente. El cálculo del radio se describe en capítulo 2.2.2.1 - "Revoluciones, radio, aceleración centrífuga relativa".

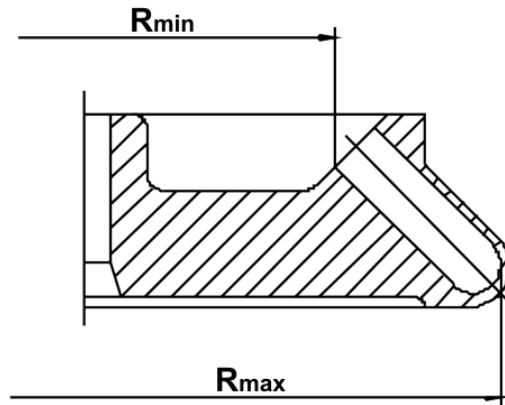


Fig. 34: Radio mínimo y máximo de un rotor angular

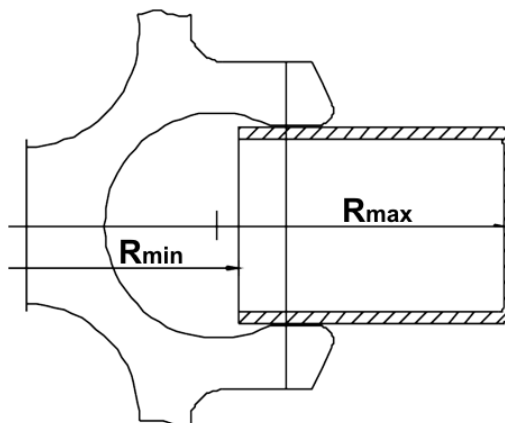


Fig. 35: Radio mínimo y máximo de un rotor oscilante

11.2 Diagrama de revoluciones-campo gravitatorio

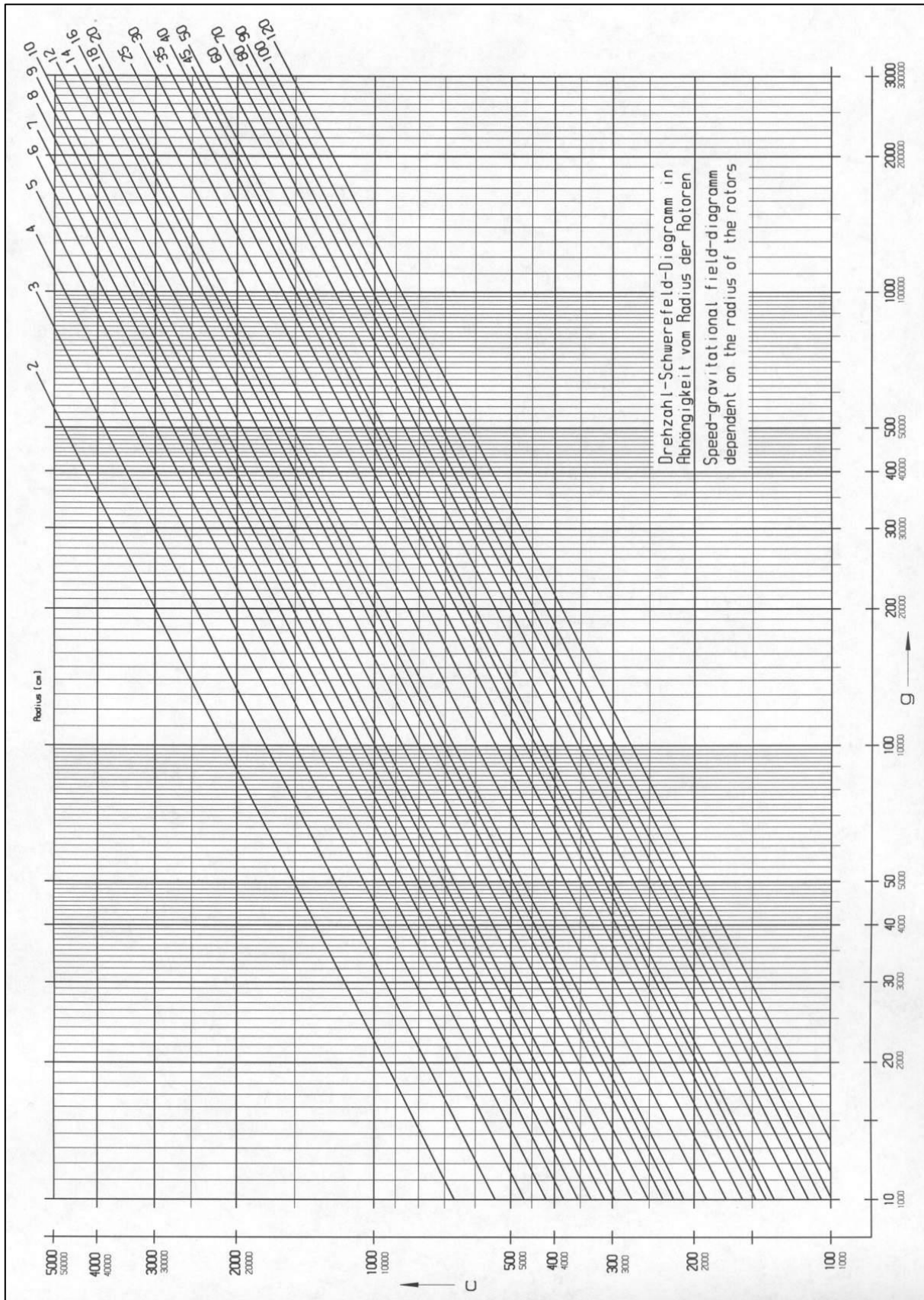


Fig. 36: Diagrama de revoluciones-campo gravitatorio

11 Anexo

11.3 Curvas de aceleración y de frenado

En el aumento lineal y cuadrático, las curvas están numeradas en sentido creciente de la aceleración (de derecha a izquierda).

Las curvas de frenado se comportan al revés que las curvas de aceleración y disponen de la misma numeración. Una excepción es la curva 0, que garantiza una deceleración libre.

En principio, el tiempo de funcionamiento hasta que se alcanza la velocidad nominal depende del momento de inercia de cada rotor.

Curvas lineales

La pendiente de las curvas de aceleración fijas define el tiempo necesario para acelerar el rotor en 1000 min⁻¹.

La curva 9 representa un caso excepcional con respecto a las demás curvas. La centrifugadora acelera con potencia máxima. El tiempo de funcionamiento hasta que se alcanza la velocidad nominal solo depende del momento de inercia del rotor.

Curva lineal n.º	Pendiente
0	4 [rpm / s]
1	6 [rpm / s]
2	8 [rpm / s]
3	17 [rpm / s]
4	25 [rpm / s]
5	33 [rpm / s]
6	50 [rpm / s]
7	100 [rpm / s]
8	200 [rpm / s]
9	1000 [rpm / s]

Fig. 37: Tabla de la pendiente de las curvas lineales

Curvas cuadráticas

La curva 19 representa un caso excepcional con respecto a las demás curvas. La centrifugadora acelera con potencia máxima. El tiempo de aceleración solo depende del momento de inercia del rotor.

Curva cuadrática n.º	Tiempo hasta 1000 min ⁻¹	Pendiente a partir de 1000 min ⁻¹
10	500 s	4 [rpm / s]
11	333 s	6 [rpm / s]
12	250 s	8 [rpm / s]
13	118 s	17 [rpm / s]
14	80 s	25 [rpm / s]
15	60 s	33 [rpm / s]
16	40 s	50 [rpm / s]
17	20 s	100 [rpm / s]
18	10 s	200 [rpm / s]
19	2 s	1000 [rpm / s]

Fig. 38: Tabla de la pendiente de las curvas cuadráticas

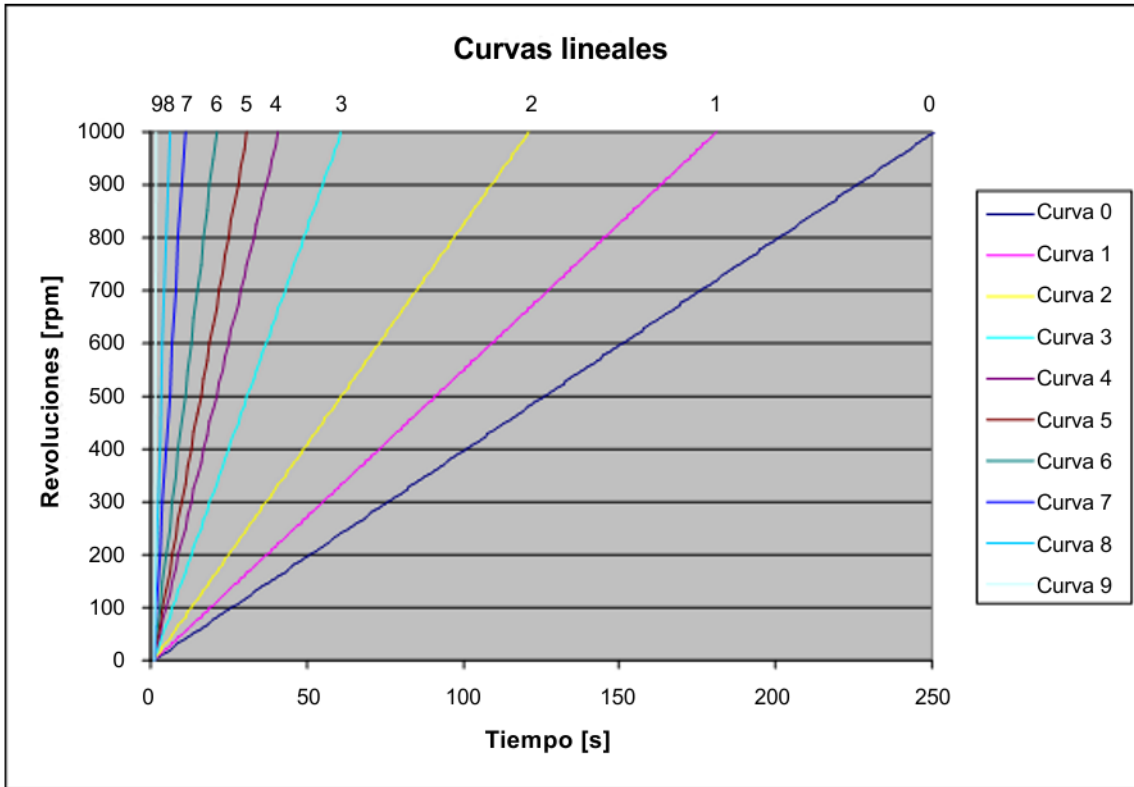


Fig. 39: Diagrama de las curvas lineales

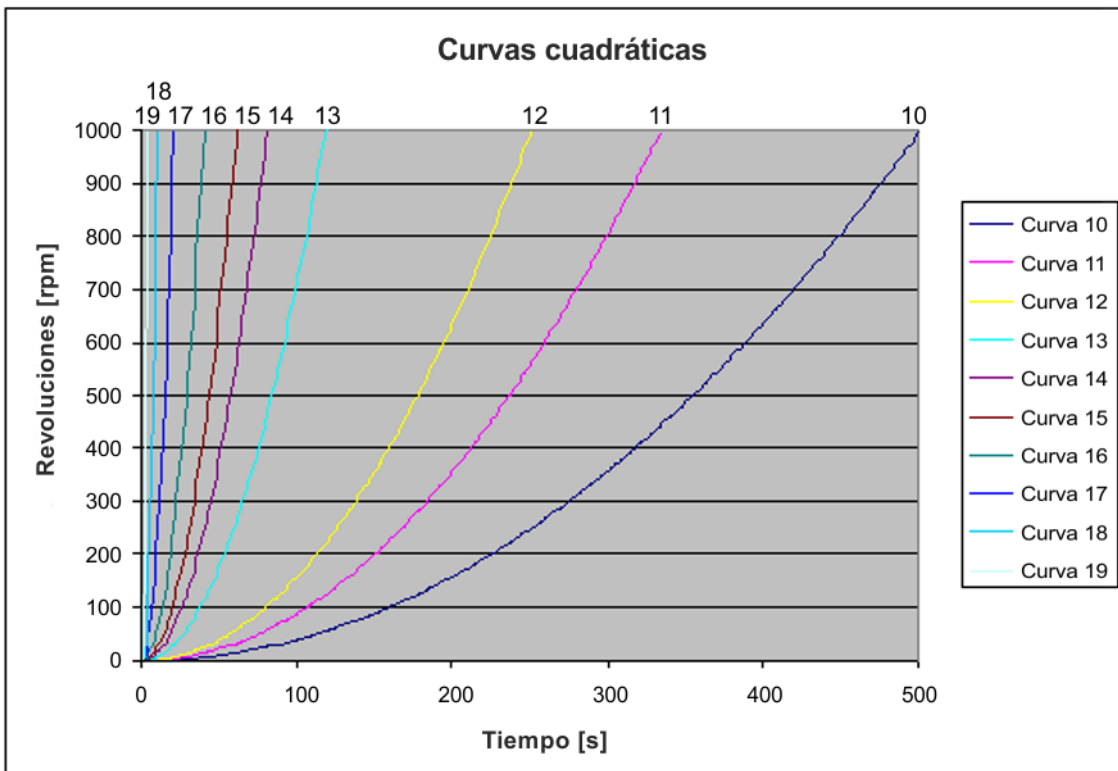


Fig. 40: Diagrama de las curvas cuadráticas

11 Anexo

11.4 Tabla: Vida útil de rotores y accesorios

- Si no se indica otra cosa, el rotor y el vaso deben ser comprobados por el fabricante a los diez años.
- Si existen indicaciones sobre el número máximo de ciclos **y** sobre la vida útil, será determinante la indicación que se produzca primero.
- Por motivos de seguridad, el rotor debe eliminarse después de 50 000 ciclos.

Rotor /Vaso	Ciclos	Vida útil ("Exp.Date")	Adecuado en centrifugadora	Notas	as
9100	35 000		4-16S, 4-16KS, 4-16KHS, 6-16S, 6-16HS, 6-16KS, 6-16KHS		
9366	15 000		4-5KL, 4-16S, 4-16KS, 4-16KHS, 6-16S, 6-16HS, 6-16KS, 6-16KHS		
11805		10 años	8KS, 8KBS		
11806		10 años	8KS, 8KBS		
12082		7 años	1-14, 1-14K		
12083		7 años	1-14, 1-14K		
12084		7 años	1-14, 1-14K		
12085		7 años	1-14, 1-14K		
12092		5 años	1-14, 1-14K		
12093		5 años	1-14, 1-14K		
12094		5 años	1-14, 1-14K		
12096		5 años	1-14, 1-14K		
12097		5 años	1-14, 1-14K		
12134		5 años	1-16, 1-16K		
12135		5 años	1-16, 1-16K		
12137		5 años	1-16, 1-16K		
12500		7 años	6-16S, 6-16HS, 6-16KS, 6-16KHS		
12600		7 años	6-16S, 6-16HS, 6-16KS, 6-16KHS		
13035			2-7	No engrasar el perno de soporte del rotor	ar el soporte
13218	20 000		4-16S, 4-16KS, 4-16KHS, 6-16S, 6-16HS, 6-16KS, 6-16KHS		
13221	10 000		4-16S, 4-16KS, 4-16KHS, 6-16S, 6-16HS, 6-16KS, 6-16KHS		
13296	35 000	5 años	2-7, 2-16P, 2-16KL, 2-16KHL	No engrasar el perno de soporte del rotor	ar el soporte
13299		5 años	2-7, 2-16P, 2-16KL, 2-16KHL, 3-30KS, 3-30KHS	No engrasar el perno de soporte del rotor	ar el soporte
13635	25 000		6-16S, 6-16HS, 6-16KS, 6-16KHS		
13650	20 000		6-16S, 6-16HS, 6-16KS, 6-16KHS		
13845	20 000		8KS		
13850	10 000	10 años	8KS		
13860	15 000	10 años	8KBS		
91060	10 000		6-16S, 6-16HS	Se requiere software especial	e special

11.5 Tabla de resistencias

i
NOTA

Las indicaciones se refieren a resistencias a 20 °C.

Medio	Fórmula	Concentración [%]											
			HDP	PA	PC	POM	PP	PSU	PVC	PVC	PTF	NBR	AL
			Poliétileno de alta densidad	Poliamida	Policarbonato	Polioximetileno	Polipropileno	Polisulfona	Polivinilcloruro, duro	Polivinilcloruro, blando	Politetrafluoretileno	Caucho de acrilonitrilo butadieno	Aluminio
– sin indicación													
1 resistencia excelente													
2 buena resistencia													
3 resistencia limitada													
4 no resistente													
Aceite mineral	–	100	1	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1
Aceite para transformadores	–	100	1	1	3	3	1	1	1	-	1	1	1
Acetaldehído	C ₂ H ₄ O	40	3	2	4	2	3	4	4	-	1	4	1
Acetamida	C ₂ H ₅ NO	saturada	1	1	4	1	1	4	4	-	1	-	1
Acetato de etilo	C ₄ H ₈ O ₂	100	1	1	4	1	1	4	4	4	1	4	1
Acetona	C ₃ H ₆ O	100	1	1	4	1	1	4	4	-	1	4	1
Ácido acético	C ₂ H ₄ O ₂	10	1	4	1	1	1	1	1	1	1	2	1
Ácido acético	C ₂ H ₄ O ₂	90	1	4	4	4	1	3	1	4	1	-	1
Ácido bórico	H ₃ BO ₃	acuosa	1	3	1	2	1	-	-	-	1	1	1
Ácido cítrico	C ₆ H ₈ O ₇	10	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1
Ácido cítrico	C ₆ H ₈ O ₇	50	1	3	1	2	1	-	-	-	1	1	1
Ácido clorhídrico	HCl	5	1	4	1	4	1	1	1	-	1	2	4
Ácido clorhídrico	HCl	concentrada	1	4	4	4	1	1	2	3	1	4	4
Ácido crómico	CrO ₃	10	1	4	2	4	1	4	1	-	1	4	1
Ácido fórmico	CH ₂ O ₂	100	1	4	3	4	1	3	3	1	1	2	1
Ácido fosfórico	H ₃ PO ₄	20	1	4	2	4	1	-	-	-	1	2	4
Ácido láctico	C ₃ H ₆ O ₃	3	1	3	1	2	1	1	2	-	1	1	1
Ácido nítrico	HNO ₃	10	1	4	1	4	1	1	1	-	1	4	3
Ácido nítrico	HNO ₃	100	4	4	4	4	4	-	4	-	1	4	1
Ácido oleico	C ₁₈ H ₃₄ O ₂	100	1	1	1	2	1	-	1	-	1	3	1
Ácido oxálico	C ₂ H ₂ O ₄ x 2H ₂ O	100	1	3	1	4	1	1	1	1	1	2	1
Ácido sulfhídrico	H ₂ S	10	1	1	1	1	1	1	1	3	1	3	1
Ácido sulfúrico	H ₂ SO ₄	6	1	4	1	4	1	1	1	-	1	2	3

11 Anexo

Medio	Fórmula	Concentración [%]											
			HDP	PA	PC	POM	PP	PSU	PVC	PVC	PTF	NBR	AL
			Poliétileno de alta densidad	Poliamida	Policarbonato	Polioximetileno	Polipropileno	Polisulfona	Polivinilcloruro, duro	Polivinilcloruro, blando	Politetrafluoretileno	Caucho de acrilonitrilo butadieno	Aluminio
– sin indicación													
1 resistencia excelente													
2 buena resistencia													
3 resistencia limitada													
4 no resistente													
Ácido sulfúrico	H ₂ SO ₄	humeante	4	4	4	4	4	4	4	4	1	4	3
Acrilonitrilo	C ₃ H ₃ N	100	1	1	4	3	3	4	4	4	1	4	1
Agua clorada	Cl ₂ x H ₂ O		3	4	4	4	3	-	3	3	1	-	4
Alcohol alílico	C ₃ H ₆ O	96	1	3	3	2	2	2	2	4	1	1	1
Alcohol bencílico	C ₇ H ₈ O	100	3	4	4	1	4	4	2	-	1	4	1
Alumbre de cromo	KCr(SO ₄) ₂ x 12H ₂ O	saturada	1	2	1	3	1	-	1	-	1	-	3
Anilina	C ₆ H ₇ N	100	1	3	4	1	2	4	4	4	1	4	1
Benceno	C ₆ H ₆	100	3	2	4	1	3	4	4	-	1	4	1
Benzaldehído	C ₇ H ₆ O	100	1	3	4	1	1	3	4	4	1	4	1
Bicarbonato potásico	CHKO ₃	saturada	1	1	2	1	1	-	-	-	1	-	4
Bisulfito sódico	NaHSO ₃	10	1	1	2	4	1	-	-	-	1	1	1
Butanol	C ₄ H ₁₀ O	100	1	1	2	1	1	2	2	4	1	1	1
Butil acrilato	C ₇ H ₁₂ O ₂	100	1	2	4	2	3	4	4	4	1	-	1
Carbonato sódico	Na ₂ CO ₃	10	1	1	1	1	1	-	-	-	1	-	3
Ceras	–	100	-	1	1	-	1	-	-	-	1	-	1
Ciclohexanol	C ₆ H ₁₂ O	100	1	1	3	1	1	1	1	4	1	2	1
Cloro	Cl ₂	100	4	4	4	4	4	4	4	4	1	-	3
Clorobenceno	C ₆ H ₅ Cl	100	3	4	4	1	3	4	4	4	1	4	1
Cloroformo	CHCl ₃	100	3	3	4	4	3	4	4	4	1	4	3
Cloruro de aluminio	AlCl ₃	saturada	1	3	2	4	1	-	1	-	1	1	4
Cloruro de amonio	(NH ₄)Cl	acuosa	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	3
Cloruro de calcio	CaCl ₂	alcohólica	1	4	2	3	1	-	-	4	1	1	3
Cloruro de estaño (II)	SnCl ₂	10	1	4	2	2	1	-	-	-	1	1	4
Cloruro de etileno	C ₂ H ₄ Cl ₂	100	3	3	4	1	3	4	4	4	1	-	1
Cloruro de magnesio	MgCl ₂	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Cloruro de mercurio (II)	HgCl ₂	10	1	4	1	3	1	1	1	1	1	1	4
Cloruro de tionilo	Cl ₂ SO	100	4	4	4	2	4	4	4	4	1	-	3
Cloruro ferroso	FeCl ₂	saturada	1	3	1	3	1	1	1	1	1	-	4
Cloruro sódico	NaCl	30	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3

Medio	Fórmula	Concentración [%]	Resistencia a diferentes materiales											
			HDP	PA	PC	POM	PP	PSU	PVC	PVC	PTF	NBR	AL	
– sin indicación														
1 resistencia excelente														
2 buena resistencia														
3 resistencia limitada														
4 no resistente														
Decano	C ₁₀ H ₂₂	100	-	1	2	1	3	-	-	-	1	2	1	
Diclorometano	CH ₂ Cl ₂	100	4	3	4	3	3	4	4	4	1	-	1	
Dimetil sulfóxido (DMSO)	C ₂ H ₆ SO	100	1	2	4	1	1	4	4	-	1	-	1	
Dimetilanilina	C ₈ H ₁₁ N	100	-	3	4	2	4	-	-	-	1	-	1	
Dimetilformamida (DMF)	C ₃ D ₇ NO	100	1	1	4	1	1	4	3	-	1	3	1	
Dioxano	C ₄ H ₈ O ₂	100	2	1	4	1	3	2	3	4	1	3	1	
Disulfuro de carbono	CS ₂	100	4	3	4	2	4	4	4	4	1	3	1	
Estireno	C ₈ H ₈	100	4	1	4	1	3	-	4	4	1	4	1	
Etanol	C ₂ H ₆ O	96	1	1	1	1	1	1	1	3	1	-	1	
Éter etílico	C ₄ H ₁₀ O	100	3	1	4	1	4	4	4	4	1	-	1	
Etilendiamina	C ₂ H ₈ N ₂	100	1	1	3	1	1	-	3	4	1	1	1	
Fenol	C ₆ H ₆ O	10	1	4	4	4	1	4	1	3	1	3	1	
Fenol	C ₆ H ₆ O	100	2	4	4	4	1	3	4	3	1	3	1	
Furfurol	C ₅ H ₄ O ₂	100	1	3	3	2	4	-	-	-	1	4	1	
Gasoil	–	100	1	1	3	1	1	-	1	3	1	1	1	
Gasolina	C ₅ H ₁₂ - C ₁₂ H ₂₆	100	2	1	3	1	3	3	2	-	1	1	1	
Glicerina	C ₃ H ₈ O ₃	100	1	1	3	1	1	1	1	2	1	1	1	
Heptano, n-	C ₇ H ₁₆	100	2	1	1	1	2	1	2	4	1	1	1	
Heptano, n-	C ₆ H ₁₄	100	2	1	2	1	2	1	2	4	1	1	1	
Hidróxido de amonio	NH ₃ + H ₂ O	30	1	3	4	1	1	2	1	-	1	-	1	
Hidróxido de potasio	KOH	30	1	1	4	3	1	1	1	1	1	-	4	
Hidróxido de potasio	KOH	50	1	1	4	3	1	1	1	1	1	-	4	
Hidróxido de sodio	NaOH	30	1	1	4	1	1	1	1	1	1	2	4	
Hidróxido de sodio	NaOH	50	1	1	4	1	1	1	1	-	1	2	4	
Isopropanol	C ₃ H ₈ O	100	1	1	1	1	1	1	1	4	1	-	2	
Mercurio	Hg	100	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	3	
Metanol	CH ₄ O	100	1	2	4	1	1	3	1	3	1	2	1	
Metiléster del ácido acético	C ₃ H ₆ O ₂	100	1	1	4	2	1	-	4	4	1	-	1	
Metiletilcetona (MEC)	C ₄ H ₈ O	100	1	1	4	1	1	4	4	4	1	4	1	

11 Anexo

Medio	Fórmula	Concentración [%]	Concentración											
			HDP	PA	PC	POM	PP	PSU	PVC	PVC	PTF	NBR	AL	
– sin indicación														
1 resistencia excelente														
2 buena resistencia														
3 resistencia limitada														
4 no resistente														
Nitrato de plata	AgNO ₃	100	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	4	
Nitrato potásico	KNO ₃	10	1	1	1	1	1		-	-	1	1	1	
Nitrobenzono	C ₆ H ₅ NO ₂	100	3	4	4	3	2	4	4	4	1	4	1	
Orina	–	100	1	1	1	1	1	-	1	1	1	-	2	
Ozono	O ₃	100	3	4	1	4	3	1	1	-	1	4	2	
Pentacloruro de fósforo	PCl ₅	100	-	4	4	4	1	-	4	4	1	-	1	
Permanganato potásico	KMnO ₄	100	1	4	1	1	1	-	1	-	1	3	1	
Peróxido de hidrógeno	H ₂ O ₂	3	1	3	1	1	1	1	1	-	1	3	3	
Peróxido de hidrógeno	H ₂ O ₂	30	1	4	1	4	1	1	1	-	1	3	3	
Petróleo	–	100	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	1	
Piridina	C ₅ H ₅ N	100	1	1	4	1	3	4	4	4	1	4	1	
Resorcinol	C ₆ H ₆ O ₂	5	1	4	2	3	1	4	2	-	1	-	2	
Sebo	–	100	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Solución de formaldehído	CH ₂ O	30	1	3	1	1	1	-	-	-	1	2	1	
Sulfato de aluminio	Al ₂ (SO ₄) ₃	10	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	
Sulfato de cobre	CuSO ₄ x 5H ₂ O	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	
Sulfato sódico	Na ₂ SO ₄	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Tetracloruro de carbono (TETRA)	CCl ₄	100	4	4	4	2	4	4	4	4	1	3	1	
Tetrahidrofurano (THF)	C ₄ H ₈ O	100	3	1	4	1	3	4	4	4	1	3	1	
Tetrahidronaftaleno	C ₁₀ H ₁₂	100	3	1	4	1	4	4	4	4	1	-	1	
Tintura de yodo	I ₂		1	4	3	1	1	-	4	4	1	1	1	
Tolueno	C ₇ H ₈	100	3	1	4	1	3	4	4	4	1	4	1	
Tricloroetano	C ₂ H ₃ Cl ₃	100	3	3	4	2	4	4	4	4	1	4	4	
Tricloruro de antimonio	SbCl ₃	90	1	4	1	4	1	-	1	-	1	-	4	
Urea	CH ₄ N ₂ O	10	1	1	1	1	1	-	-	-	1	1	1	
Vinos	–	100	1	1	1	2	1	1	1	1	1	-	4	
Xileno	C ₈ H ₁₀	100	3	1	4	1	4	4	4	4	1	4	1	

11.6 Declaración de conformidad CE



DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE

El producto que se indica a continuación se ha desarrollado, diseñado y fabricado de acuerdo con los requisitos básicos de seguridad y salud pertinentes de las normas y directivas CE mencionadas.

Esta declaración pierde su validez si se realizan modificaciones no autorizadas o si el aparato se destina a un uso distinto del previsto.

<i>Denominación del producto:</i>	Centrifugadora de laboratorio
<i>Tipo de producto:</i>	Sigma 3-18 KS, Sigma 3-18KHS
<i>Número de pedido:</i>	10370, 10371, 10372, 10373, 10374, 91033, 91331
<i>Directivas:</i>	Directiva de máquinas 2006/42/CE Directiva de baja tensión 2014/35/UE Directiva CEM 2014/30/UE Directiva RoHS (UE) 2015/863
<i>Normas:</i>	EN 61010-2-020:2017 EN 61010-2-011:2017 EN IEC 61000-3-2:2019 EN 61000-3-3:2020 EN 61326-1:2013

Sigma Laborzentrifugen GmbH

An der Unteren Söse 50
37520 Osterode
Alemania

Encargado de la documentación:
Eckhard Tödteberg

Osterode, 22-02-2022



Gerente

11 Anexo

12 Índice alfabético

A

Abrir la tapa	32
Abrir la tapa tras el ciclo.....	50
Accesorios de plástico, limpieza y mantenimiento.....	66
Accesorios, limpieza y mantenimiento	65
Aceleración	42
Aceleración centrífuga relativa (ACR) ..	14, 39
Ácido.....	22, 64, 66
ACR	39
Activar la función de ayuda	54
Adaptador	36, 65
Agua de condensación	30
Alimentación eléctrica	30
Almacenamiento	28
Almacenamiento y transporte.....	28
Alteraciones estructurales	21, 69
Alteraciones visibles de la estructura en la superficie.....	66
Anular un bloqueo.....	49
Apagado	59

B

Base	22, 64, 66
Biblioteca de procesos	45
Bloquear	49
Bloquear una función	49
Bloqueo de la tapa.....	26
Borrado de un programa	57

C

Caída de la corriente.....	61
Caída de la red	60
Cambiar el código	49
Cambio del contraste	55
Campo gravitatorio.....	74
Capa de eloxal.....	65
Capacidad.....	74
Carga desigual.....	60
Cargar proceso	45
Cargar programa.....	56
Cargas térmicas.....	30, 64

Centrifugado con capacidad reducida	35
Centrifugado con recipientes de diferentes tamaños	35
Centrifugado de sustancias infecciosas, tóxicas, radioactivas o patógenas.....	21
Centrifugadora, limpieza y mantenimiento .	64
Centrifugadoras definición	9
Cerrar la tapa.....	32
Certificado de inocuidad del operador.....	71
Ciclos.....	52
Circunstancias importantes.....	16
Clase de protección	30, 74
Código IP	74
Comportamiento en caso de peligros y accidentes	27
Comprobación del conductor de tierra	26
Condensador, limpieza y conservación	65
Condiciones ambientales	75
Condiciones de almacenamiento	28
Conexión eléctrica	74
Conservación por parte del usuario.....	64
Consultas sobre repuestos	63
Consumo de potencia	12, 74
Contacto en el caso de problemas técnicos	63
Contaminación.....	21, 64, 65
Control de ejecución	47
Control de temperatura	26, 48
Control del rotor	26
Control del sistema	26
Corrosión	36, 65, 68
Corrosión por presión ver también Corrosión	66
Creación de una curva de aceleración	53
Crear una curva de aceleración	53
Cuadro de diálogo.....	26
Cuadro de diálogo de desequilibrio	60
Curva de aceleración	42, 53, 78
Curva de frenado	42, 53
Curvas cuadráticas	78
Curvas de aceleración y de frenado.....	78
Curvas lineales	78

Índice alfabético

D

Datos medio refrigerante.....	12, 74
Datos técnicos	74
Deceleración a partir de la velocidad de rotación ajustada	48
Deceleración libre	42
Declaración de conformidad	85
Declaración de conformidad CE.....	10, 85
Declaración de descontaminación	71, 73
Decoloración.....	69
Deformación de los recipientes	69
Densidad	14, 47
Derechos de autor	10
Desactivar la función de ayuda	54
Desbloqueo de emergencia	61
Descarga de formularios	72
Desconexión por desequilibrio	67
Desequilibrio	35, 36, 60, 62
Desgaste	70
Desinfección de la cámara del rotor y los accesorios	68
Devolución de centrifugadoras, repuestos o accesorios	71
Devolución de componentes defectuosos..	71
Diagrama de revoluciones-campo gravitatorio	77
Dimensiones	28
Directiva 2002/96/CE	73
Disolventes	22, 64, 66
Disposiciones relativas a la prevención de accidentes	9
Dispositivos de seguridad	26
Distancia de seguridad	20, 30
Distinta vida útil de rotores y accesorios	23
Disyuntor, térmico	74
Documentación	10
Documentación técnica.....	75

E

Eje del motor.....	33, 34, 64
Ejecutar programa	57
Ejemplos de aplicación	13
El modo de modificación está activado	38
Electricista	18
Elementos de función y mando	11
Eliminación de la centrifugadora	73

Eliminación de los pequeños fragmentos de vidrio y del polvo metálico de la cámara del rotor:.....	68
Eliminación del embalaje	73
Embalaje.....	29
Encendido.....	32
Enchufe de red no insertado	60
Energía cinética	12, 74
Envío a ultramar	28
Equivalente de CO ₂	74
Error de comunicación	62
Error de desequilibrio	62
Error de parámetro.....	62
Error de procesamiento.....	62
Error de tapa.....	62
Error de temperatura.....	62
Error del motor	62
Error del sistema.....	60, 62
Error del tacómetro	62
Error en EEPROM	62
Esterilización de la cámara del rotor y los accesorios	68
Esterilización en autoclave.....	69
Estructura de la centrifugadora	11
Explicación de los símbolos e indicaciones	16
Extracción de un rotor	33, 34

F

Fabricante.....	12, 74
Fallo en el accionamiento	60
Fallos y localización de errores	60
Fecha de fabricación.....	12
Fichas de datos de seguridad	75
Formación de corrosión	23, 64
Formación de grietas	65, 66
Formulario para la devolución de componentes defectuosos.....	71
Fragmentos de vidrio	68
Freno	42
Fugas.....	69
Función de ayuda	54
Función de parada rápida	38
Funcionamiento	50
Funcionamiento con programas.....	55
Funcionamiento continuo	40
Funcionamiento manual.....	38

Índice alfabético

Fusibles	60	La centrifugadora se ha movido durante el ciclo.....	60
Fusibles en la instalación del cliente	31	La junta se pega	60
G		Licuator	65
Garantía y responsabilidad	9	Limpieza de la centrifugadora	64
Grasa de alto rendimiento para pernos de soporte	67	Limpieza de los orificios de rotores angulares	65
Grasa para pernos de soporte	66	Lista de programas	42, 56, 57
Guardar programa	56	Lista de selección del rotor	41
H		Llave para la fijación del rotor	33, 34
Han saltado los fusibles	60	Localización de errores	60
I		Los cierres de la tapa no se han desbloqueado correctamente	60
Identificación de los rotores	67	Lugar de instalación.....	30
Idioma.....	51	Lugar de utilización	9
Importancia del manual del operador	9	M	
Indicación	51	Marca CE según la Directiva 2006/42/CE ..	15
Indicaciones de peligro	9, 33, 34, 36	Medidas de precaución durante el mantenimiento de los accesorios.	65
Indicaciones de seguridad informales	19	Medio refrigerante.....	74
Indicaciones de seguridad relativas al centrifugado	22	Mensaje de error.....	60
Indicaciones de seguridad y de peligro	9, 33, 34, 36	Menú.....	39, 45, 46, 50, 53, 54
Indicaciones de transporte	28	Menú de configuración.....	50
Indicaciones para el transporte	28	Menú de curvas	53
Indicador de progreso	44	Menú de inicio.....	39
Iniciar la centrifugadora.....	38	Menú de parámetros.....	46
Iniciar proceso	45	Modelo.....	12
Inserción de accesorios	35	Modificación de una curva de aceleración .	53
Inserción de rotores y accesorios.....	33	Modificar una curva de aceleración.....	53
Inserción de un rotor	33	Modo de funcionamiento.....	13
Inserción de un rotor angular con tapa hermética	34	Monitorización de parada.....	26
Inspección por parte del fabricante	70	Mostrar tiempo de frenado	51
Instalación y conexión.....	30	N	
Interfaz de usuario	37	Ninguna indicación en la pantalla.....	60
Interrumpir un centrifugado	38	Nivel de ruido.....	74
Interrumpir un proceso de frenado	38	No es posible abrir la tapa	60
Interruptor de red	11, 61	No hay tensión de red.....	60
Interruptor de red apagado	60	No utilización de la centrifugadora	21, 59
Invertir.....	51	Normas y disposiciones	10
L		Número de fábrica	63, 70
La centrifugadora está inclinada	60	Número de serie	12
La centrifugadora frena durante el ciclo	60	O	
La centrifugadora no se pone en marcha...	60	Opciones para la introducción y transmisión de datos	52, 59

Índice alfabético

P		Recipientes de diferentes tamaños 36
Pantalla..... 37		Reconocimiento automático del rotor 41
Parada por inercia a partir de la velocidad de rotación ajustada 48		Reconocimiento del rotor, automático 41
PCG (Potencial de Calentamiento Global) . 74		Recubrimiento del rotor Comfort 24
Peligro inminente 16		Recubrimiento del rotor Sigma Comfort 24
Pernos de soporte, limpieza y mantenimiento 67		Recubrimiento deslizante 67
Pernos no engrasados 67		Recubrimiento Sigma Comfort 67
Personal especializado 18		Refrigeración estática 46
Peso 28		Régimen de tiempo corto 40
Piezas insertadas de goma 36		Reglas y disposiciones relativas a la prevención de accidentes 9
Placa de características 11, 12, 30		Requisitos del personal 18
Posible peligro 16		Resistencia de los plásticos 22
Posible situación peligrosa 16		Resistencia de los plásticos frente a los productos químicos 66
Posición del orificio para el desbloqueo de emergencia 61		Resistencia térmica permanente 68
Posiciones de memoria 74		Responsabilidades del operador 17
Potencial de Calentamiento Global (PCG) . 74		Retardo de inicio 51
Prerrefrigeración 46		Retirada del seguro de transporte 29
Presión (medio refrigerante) 74		Revoluciones 12, 14
Presupuesto 71		Revoluciones máximas de los recipientes.. 36
Prevención de accidentes 9		Ropa de protección 21
Primera puesta en marcha 32		Rotación automática del programa 58
Principio de centrifugado 13		Rotación del programa 50
Proceso 46		Rotores angulares de alta velocidad 36
Producto descontaminante 64, 65		Rotores con recubrimiento Sigma Comfort. 67
Productos de limpieza 68		Rotores para microformatos de placas de titulación 33
Productos desinfectantes 68		Rotores y accesorios aprobados 20, 22
Programa de refrigeración rápida "RAPID_TEMP" 42		Rotores y accesorios con distinta vida útil 23, 80
Protección contra descargas eléctricas 20		Rotores, limpieza y mantenimiento 66
Protección contra incendios 21		Rotulación del aparato 15
Puntos de presión 66		Rotura de vidrio 68
R		S
Radiación solar 64		Seguridad de los rotores y accesorios 23
Radiación UV 30, 64		Seguridad durante el funcionamiento 65
Radio 14, 46		Seguridad eléctrica 20
Radios de los rotores 76		Seguridad mecánica 20
Rango de temperatura 74		Seguridad química y biológica 21
Rango de tiempo 74		Seguro de transporte 29
Ranuras de ventilación 30		Selección, indicación y modificación de datos 38
RAPID_TEMP Programa de refrigeración rápida 42		Señal acústica 26
Recipientes 36		Señal de advertencia 52
		Señal de advertencia acústica 52

Índice alfabético

Señal externa.....	52	Tiempo de ejecución a partir de velocidad nominal	50
Signos de corrosión	20, 66	Tiempo preciso	51
Sistema.....	52	Tipo.....	74
Sistema de vigilancia de desequilibrios.....	26	Tipo de centrifugadora	63, 70
Soporte múltiple.....	36	Tipo de conexión.....	30
Soportes múltiples, limpieza y mantenimiento	66	Tornillo de fijación del rotor	33, 34
Sustancias explosivas.....	21	U	
Sustancias infecciosas.....	21, 68	Un cierre de la tapa no está correctamente cerrado.....	60
Sustancias inflamables	21	Unidad de control Spincontrol S.....	37
Sustancias intensamente corrosivas	21	Unidad de temperatura	51
Sustancias patógenas.....	21, 64, 68	Uso previsto.....	9
Sustancias peligrosas	22, 68	Usuarios	18
Sustancias radioactivas	21, 64	V	
Sustancias tóxicas	21, 64	Valor límite "Delta T"	48
T		Vaso	36
Tabla		Vasos de centrifugado	36
Vida útil de rotores y accesorios	23, 80	Vasos, limpieza y mantenimiento.....	66
Tabla de mensajes de error	62	Velocidad de rotación	39, 74
Tabla de resistencias	81	Velocidad/ACR precisa	51
Tareas de mantenimiento	64	Vida útil de los accesorios.....	69
Tareas de reparación.....	70	Vida útil de rotores y accesorios	23, 80
Temperatura	39	Volumen de llenado (medio refrigerante) ...	74
Temperatura ambiente.....	75	Volumen de suministro.....	10
Temperatura en la cámara del rotor	26	Volumen útil - volumen indicado para el recipiente.....	36
Tensión de alimentación	30	Z	
Tensión de red.....	20	Zona de seguridad.....	22
Tensión de servicio	30	Zumbador/Señal	52
Tensión nominal	12, 75		
Términos y condiciones generales	9		
Tiempo de ejecución.....	40		